



Manuale di istruzioni



MB120 Analizzatore di umidità



Indice

1.	PER CONOSCERE L'ANALIZZATORE DI UMIDITÀ	1
1.1	Introduzione.....	1
1.2	Panoramica sull'Analizzatore di Umidità.....	1
1.3	Che cos'è un Analizzatore di Umidità?	1
2.	INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	2
2.1	Definizione dei segnali, avvisi e simboli.....	2
2.2	Note di sicurezza specifiche per il prodotto	3
3.	INSTALLAZIONE.....	5
3.1	Apertura della confezione e controllo della dotazione standard	5
3.2	Selezione del punto di installazione	5
3.3	Installazione del vassoio, dello schermo e del supporto.....	6
3.4	Livellamento dell'Analizzatore di Umidità.....	6
3.5	Collegamento all'alimentazione	7
3.6	Accensione e spegnimento dell'Analizzatore di Umidità	7
4.	ESECUZIONE DI UNA MISURAZIONE SEMPLICE	8
5.	MENU	10
6.	IMPOSTAZIONI.....	11
6.1	Calibrazione del peso e della temperatura	11
6.1.1	Calibrazione del peso	11
6.1.2	Calibrazione della temperatura.....	12
6.1.3	Registrazione della calibrazione del peso	14
6.1.4	Registrazione della calibrazione della temperatura.....	15
6.2	Impostazioni dell'utente.....	15
6.2.1	Lingua	15
6.2.2	Luminosità	16
6.2.3	Audio.....	17
6.3	Impostazioni del dispositivo	18
6.3.1	Data e ora	18
6.3.2	Periferiche.....	19
6.3.3	Stampa	21
6.3.4	Dati GLP e GMP	22
6.3.5	Calibrazione dello schermo tattile.....	22
6.4	Gestione degli utenti	23
6.5	Gestione del sistema e dei dati	26
6.5.1	Esportazione e importazione di impostazioni e metodi	26
6.5.2	Backup e ripristino	28
6.5.3	Esportazione del log degli eventi.....	29
6.5.4	Ripristino alle condizioni di fabbrica	30
6.5.5	Aggiornamento al software.....	30
6.6	Informazioni sull'apparecchio e supporto.....	31

6.6.1	Informazioni sull'apparecchio	31
6.6.2	Supporto	31
7.	LIBRERIA DI METODI	32
7.1	Utilizzo della libreria di metodi.....	32
7.1.1	Carico, modifica e cancellazione di metodi	32
7.1.2.	Esportazione e importazione di metodi	33
7.2	Parametri di metodi (parametri di deumidificazione)	34
7.2.1	Programma di deumidificazione	34
7.2.2	Temperatura di deumidificazione	35
7.2.3	Criterio di arresto	35
7.2.4	Modalità schermo	37
7.2.5	Peso di partenza.....	38
7.2.6	Modalità di avvio	39
7.3	Creazione di metodi	40
7.3.1	Creazione tramite SmartGuide	40
7.3.2	Inserimento del nome di un metodo	44
7.4	Metodo predefinito.....	44
8.	RISULTATI	45
8.1	Risultati dei test.....	45
9.	COME OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI	48
9.1	Principio di misurazione dell'Analizzatore di Umidità Alogeno	48
9.2	Campionatura e preparazione dei campioni	49
9.3	Selezione della temperatura di deumidificazione.....	52
9.4	Selezione del programma di deumidificazione	53
9.5	Selezione del tempo di deumidificazione.....	54
9.6	Analisi del profilo di deumidificazione	54
10.	STAMPA DEI DATI DEI TEST	56
10.1	Tabella dei comandi per RS232.....	58
10.2	Piedini di uscita RS232	58
11.	CURA E MANUTENZIONE	59
11.1	Pulizia delle componenti interne/esterne	59
11.2	Sostituzione del fusibile nella linea di alimentazione	61
11.3	Risoluzione di problemi	61
11.4	Rilevazione di errori	62
11.5	Informazioni di servizio.....	63
12.	DATI TECNICI	63
12.1	Condizioni ambientali ammissibili	63
12.2	Specifiche.....	64
13.	CONFORMITÀ	64
A1.	ESEMPI DI APPLICAZIONE	66

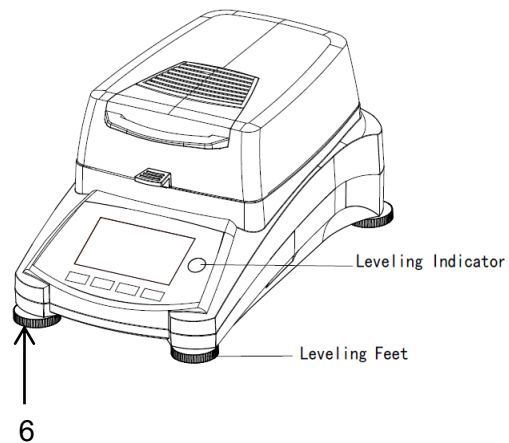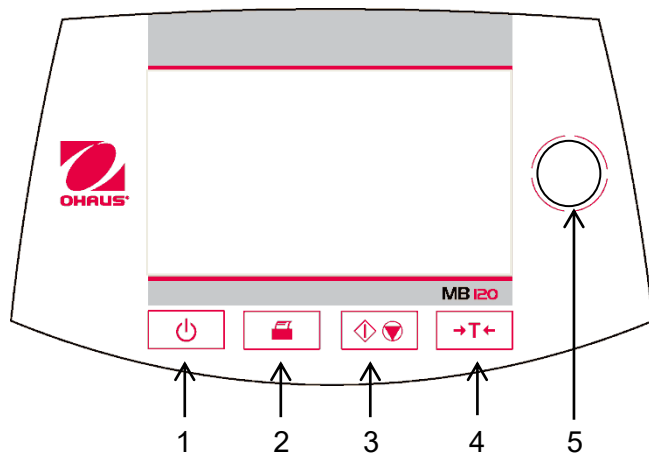

- 1  Accende o spegne il display.
- 2  Se premuto invia il comando di stampa.
- 3  Se premuto avvia o arresta il processo di deumidificazione.
- 4  Se premuto esegue la funzione di taratura.
- 5  Indicatore di livellamento.
- 6  Piedi di livellamento. Si usano per livellare l'Analizzatore di Umidità.

1. PER CONOSCERE L'ANALIZZATORE DI UMIDITÀ

In questa sezione si forniscono informazioni essenziali sull'Analizzatore di Umidità MB120. Leggete con attenzione questa sezione anche se avete già esperienza con Analizzatori di Umidità OHAUS e accertatevi di conoscere perfettamente le note sulla sicurezza.

1.1 Introduzione

Vi ringraziamo per avere acquistato un Analizzatore di Umidità Alogeno MB120 da Ohaus. Dietro il vostro strumento c'è sempre Ohaus, leader nella fabbricazione di Analizzatori di Umidità, Bilance e Indicatori di precisione. Un Dipartimento Post-Vendita con tecnici qualificati sugli strumenti è dedicato a fornirvi il servizio più rapido possibile ove il vostro strumento richieda un intervento. OHAUS dispone inoltre di un Dipartimento di Servizio al Cliente che risponderà a ogni vostra domanda riguardo alle applicazioni e agli accessori.

Per assicurarvi di sfruttare al meglio le possibilità offerte dall'Analizzatore di Umidità, leggete completamente il manuale prima dell'installazione e dell'avvio.

Trovate e scaricate anche le istruzioni per l'uso sul sito
<http://dmx.ohaus.com/WorkArea/showcontent.aspx?id=4294974531>

1.2 Panoramica sull'Analizzatore di Umidità

L'Analizzatore di Umidità offre un livello elevato di comodità operativa e funzioni utili per eseguire misurazioni di precisione.

L'Analizzatore di Umidità presenta le seguenti caratteristiche:

- Completamente programmabile con schermo tattile a colori.
- Struttura estremamente robusta e resistente alla corrosione.
- Controlli operativi ergonomici con display ampio e facilmente leggibile.
- Menu facili da seguire per semplicità di funzionamento.
- Funzioni incorporate per temporizzazione manuale/automatica e intervalli di stampa.
- Profili di deumidificazione selezionabili incorporati.
- Possibilità di impostare livelli di riscaldamento a gradini per adattarsi a svariati tipi di campione.
- Libreria incorporata comprendente fino a 100 campioni con parametri di impostazione e statistiche.
- Interfacce RS232 e USB incorporate.
- Scelta fra quattordici lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, russo, polacco, ceco, ungherese, portoghese, cinese, giapponese, coreano, turca).
- Visualizza i contenuti di tutti i dati di prova durante il processo di deumidificazione.
- Svariati accessori optional comprendenti rivestimenti monouso per il piatto, kit di calibrazione della temperatura, cavi di comunicazione con interfaccia, stampante e dispositivo di sicurezza.

1.3 Che cos'è un Analizzatore di Umidità?

L'Analizzatore di Umidità Alogeno Ohaus può essere usato per determinare il contenuto di umidità praticamente in qualsiasi sostanza. Lo strumento funziona in base al principio termogravimetrico: all'inizio della misurazione l'Analizzatore di Umidità determina il peso del campione, indi si riscalda rapidamente il campione tramite l'unità di deumidificazione integrale ad alogeno e l'umidità vaporizza. Durante la deumidificazione lo strumento determina costantemente il peso del campione e mostra il risultato. Una volta completata la deumidificazione si visualizza il risultato come contenuto di umidità %, solidi %, peso o riguadagno %.

Nella pratica è particolarmente importante il tasso di riscaldamento. In confronto con il riscaldamento convenzionale a infrarossi o il metodo di deumidificazione in forno, ad esempio, l'essiccatore alogeno del vostro strumento è più rapido nel raggiungere il proprio potenziale massimo di riscaldamento e permette inoltre di usare temperature elevate, altro fattore utile nell'abbreviare i tempi di deumidificazione. I tempi di risposta per il controllo della produzione sono più brevi e la produttività aumenta di conseguenza.

Si possono preselezionare tutti i parametri di misurazione (temperatura di deumidificazione, tempo di deumidificazione, ecc.). L'Analizzatore di Umidità offre molte altre possibilità, alcune delle quali si riportano qui di seguito:

- Il database integrato per le procedure di deumidificazione conserva le impostazioni per i vostri campioni.
- È possibile far corrispondere le caratteristiche di deumidificazione al tipo di campione.
- Si possono registrare e conservare impostazioni e risultati di misurazioni.
- La batteria di riserva incorporata aiuta a conservare dati preziosi in caso di interruzione all'alimentazione.

Anche se l'Analizzatore di Umidità contiene molte funzioni, il suo funzionamento rimane semplice. I quattro pulsanti di controllo sul pannello frontale si usano per le operazioni più frequenti: accensione/spegnimento, stampa, avvio/arresto e taratura. Lo schermo tattile a colori da 4,3" permette di accedere a varie schermate, comprendenti una libreria di prova in cui si registrano campioni precedenti insieme con i parametri di prova, così da poter analizzare un campione senza che sia necessario inserire tutti i nuovi dati. Lo schermo tattile a colori indica anche il nome del metodo, la temperatura selezionata, la temperatura effettiva, il tempo e il contenuto di umidità in percentuale, i solidi in percentuale, i grammi, il guadagno percentuale e un display grafico che illustra il tempo e la percentuale.

L'Analizzatore di Umidità è conforme a tutte le norme e direttive comuni e supporta procedure, tecniche operative e registri standard come richiesto dalle norme GLP (Good Laboratory Practices) e SOP (Standard Operating Procedure). Raccomandiamo l'uso della Stampante OHAUS SF40A.

2. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

2.1 Definizione dei segnali, avvisi e simboli

Le note sulla sicurezza sono contrassegnate da parole di segnalazione e simboli di avvertimento che evidenziano avvisi e altre questioni di sicurezza. Ignorando le note sulla sicurezza si potrebbe andare incontro a lesioni alla persona, danni allo strumento, malfunzionamento e falsi risultati.

Parole di segnalazione

AVVERTENZA	per una situazione pericolosa con rischio medio che può causare lesioni gravi o morte se non prevenuta.
CAUTELA	per una situazione pericolosa a basso rischio, che può portare a danni al dispositivo o ad altri oggetti, o perdita di dati, o lesioni lievi o moderate se non prevenuta.
Attenzione	(nessun simbolo) per informazioni importanti sul prodotto.
Nota	(nessun simbolo) per informazioni utili sul prodotto.

Simboli di avvertenza

	Pericolo generico		Scarica elettrica
	Superficie molto calda		Sostanza infiammabile o esplosiva
	Sostanza tossica		Acido / corrosivo

2.2 Note di sicurezza specifiche per il prodotto**Informazioni generali sulla sicurezza**

Anche se il vostro strumento è conforme alla tecnologia moderna e a tutti i regolamenti riconosciuti sulla sicurezza, in circostanze inusuali potrebbero presentarsi dei rischi. Non aprire l'involucro dello strumento: non contiene parti che possano essere soggette a manutenzione, riparazione o sostituzione da parte dell'utente. In caso di problemi con lo strumento contattare un rivenditore o un rappresentante di servizio OHAUS autorizzato. Usare e mettere in funzionamento lo strumento sempre in conformità con le istruzioni contenute in questo manuale. Osservare rigorosamente le istruzioni di impostazione in caso di strumento nuovo.

In caso di uso dello strumento non in conformità con queste Istruzioni Operative si potrebbero danneggiare le protezioni. In tal caso OHAUS non si assume alcuna responsabilità.

Uso di destinazione

L'Analizzatore di Umidità si usa per determinare l'umidità in un campione. Usare lo strumento esclusivamente a tale scopo. Ogni altro tipo di utilizzo e funzionamento oltre i limiti delle specifiche tecniche e senza l'approvazione scritta di OHAUS si considera uso improprio. Le applicazioni per la determinazione dell'umidità devono essere ottimizzate e convalidate dall'utente in accordo con i regolamenti locali. I dati specifici per l'applicazione forniti da OHAUS fungono esclusivamente da guida.



Non è permesso l'uso dello strumento in un'atmosfera esplosiva di polvere, gas, vapore, nebbia, e polveri infiammabili (ambienti a rischio).

Sicurezza del personale

L'Analizzatore di Umidità dovrà essere utilizzato solo da personale qualificato con buona conoscenza delle proprietà dei campioni usati e dei comandi dello strumento. Prima di usare lo strumento è obbligatorio leggere e comprendere le istruzioni operative. Tenere a portata di mano le istruzioni operative a scopo di consultazione. Non apportare modifiche allo strumento e usare solo ricambi e attrezzature optional originali OHAUS.

Abbigliamento di protezione

Si consiglia di indossare abbigliamento protettivo in laboratorio durante l'uso dello strumento.



Indossare un camice da laboratorio.



Indossare una protezione idonea per gli occhi (occhiali).



Usare guanti appropriati per la manipolazione sostanze chimiche o a rischio, controllando la loro integrità prima dell'uso.

Note sulla sicurezza



AVVERTENZA

Rischio di scarica elettrica

Lo strumento è dotato di cavo di alimentazione a 3 poli con conduttore di terra dell'apparecchio. Usare esclusivamente prolunghe elettriche in osservanza a questa norma e dotate anch'esse di conduttore di terra dell'apparecchio. È vietata la disconnessione intenzionale del conduttore di terra.



CAUTELA

L'Analizzatore di Umidità Alogeno opera con calore!

- a) Assicurare che sia presente spazio libero a sufficienza attorno allo strumento per evitare accumulo di calore e surriscaldamento (ca. 1 m di spazio libero sopra il modulo riscaldante).
- b) Non coprire, ostruire, nastrare o manomettere in alcuno modo la presa di aerazione sopra il campione.
- c) Non sistemare alcun materiale combustibile sopra, sotto o accanto allo strumento: l'area circostante al modulo di riscaldamento potrebbe essere ancora molto calda.
- d) Usare cautela nel rimuovere il campione. Il campione stesso, la camera del campione, lo schermo ed eventuali recipienti per il campione potrebbero ancora essere molto caldi.
- e) Durante il funzionamento non aprire mai il modulo di riscaldamento: il riflettore di calore ad anello o il suo vetro protettivo potrebbero arrivare a 400 °C! Se è necessario aprire il modulo di riscaldamento, ad esempio a scopo di manutenzione, scollegare lo strumento dall'alimentazione e attendere finché il modulo di riscaldamento si raffredda del tutto.
- f) Non apportare modifiche al modulo di riscaldamento. È particolarmente pericoloso deformare o rimuovere qualsiasi componente o apportare qualsiasi altra modifica.

Certi campioni richiedono un'attenzione specifica!

Con certi tipi di campioni esistono possibili pericoli di lesione alle persone o danni alle cose. Ricordare che l'utente è sempre responsabile di qualsiasi danno causato dall'uso di qualsiasi tipo di campione!



CAUTELA

Incendio o esplosione

- Sostanze infiammabili o esplosive.
 - Sostanze contenenti solventi.
 - Sostanze che sviluppano gas infiammabili o esplosivi se riscaldate.
- a) In caso di dubbio eseguire un'attenta analisi dei rischi.
 - b) Operare con una temperatura di deumidificazione abbastanza ridotta da prevenire formazione di fiamme o esplosione.
 - c) Indossare occhiali di protezione.
 - d) Operare con piccole quantità di campione.
 - e) **Non lasciare mai lo strumento senza supervisione!**

**AVVERTENZA****Sostanze che possono contenere componenti tossiche o caustiche**

I gas tossici prodotti durante la deumidificazione potrebbero causare irritazione (occhi, pelle, apparato respiratorio), malattie o morte.

– Essiccare queste sostanze esclusivamente in un armadio antifumo.

**CAUTELA****Corrosione****Sostanze che sviluppano vapori corrosivi se riscaldate (ad es. acidi)**

– Operare con piccole quantità di campione: il vapore potrebbe condensare su mobili e altri apparecchi più freddi e causare corrosione.

3. INSTALLAZIONE

In questa sezione si spiega come rimuovere dalla confezione e installare l'Analizzatore di Umidità e prepararlo per il funzionamento. Una volta completate le fasi descritte in questa sezione l'Analizzatore di Umidità è pronto per l'uso.

3.1 Apertura della confezione e controllo della dotazione standard



Aprire la confezione ed estrarre lo strumento e gli accessori. Verificare che la fornitura sia completa. La dotazione standard del vostro nuovo Analizzatore di Umidità comprende i seguenti accessori:

- n° 1 scatola, piatti per campioni in alluminio
- n° 1 supporto per piatto
- n° 1 cuscinetto in fibra di vetro
- n° 1 schermo per l'aria
- n° 1 vassoio
- n° 1 cavo di alimentazione
- n° 1 telaio per piatto
- n° 1 cucchiaino
- n° 1 guida rapida



Rimuovere il materiale di imballaggio dallo strumento. Verificare che lo strumento non abbia subito danni durante il trasporto. Informare immediatamente il rivenditore Ohaus in caso di reclami o parti mancanti. Conservare l'imballaggio per intero. L'imballaggio stesso garantisce la migliore protezione possibile per il trasporto dello strumento.

3.2 Selezione del punto di installazione

L'Analizzatore di Umidità deve essere usato sempre in un ambiente privo di correnti d'aria eccessive, sostanze corrosive, vibrazione e valori estremi di temperatura o umidità. Questi fattori influirebbero sulle letture di peso visualizzate.

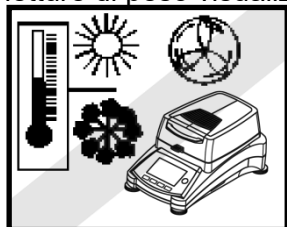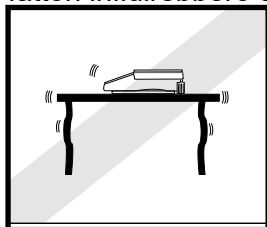
**NON** installare l'Analizzatore di Umidità:

- Accanto a finestre o porte aperte, che potrebbero causare correnti d'aria o rapidi salti di temperatura.
- Accanto a prese per il riscaldamento o l'aria condizionata.
- Accanto ad attrezzature vibranti, rotanti o alternanti.
- Accanto a campi magnetici o attrezzature che generino campi magnetici.

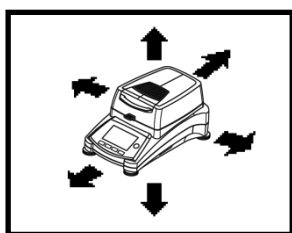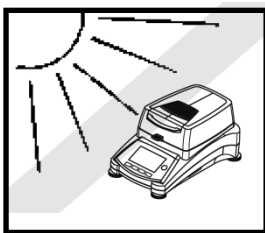

- Su una superficie di lavoro non uniforme.
- In aree ristrette lasciare uno spazio sufficiente attorno allo strumento per facilità di funzionamento e tenerlo lontano da fonti di calore radiante.

3.3 Installazione del vassoio, dello schermo e del supporto

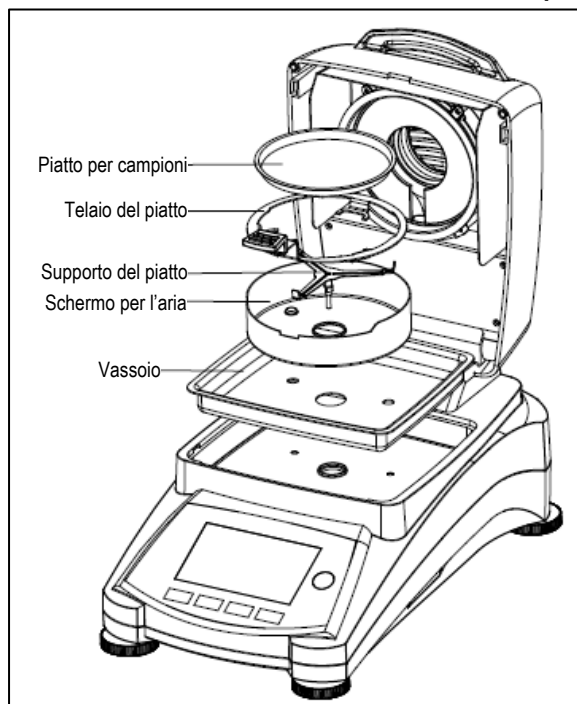


Sollevare direttamente il coperchio e installare il vassoio alla base della camera di riscaldamento.

Installare lo schermo per l'aria (è possibile solo una posizione) sopra il vassoio.


Installare il supporto per il piatto nella sua posizione. Girare il supporto finché si blocca. In questa posizione il braccio del supporto è rivolto direttamente verso il lato anteriore dell'analizzatore.

3.4 Livellamento dell'Analizzatore di Umidità

Un posizionamento orizzontale esatto e un'installazione stabile sono essenziali per ottenere risultati ripetibili. Per compensare piccole irregolarità o inclinazioni presenti, è possibile mettere a livello lo strumento.

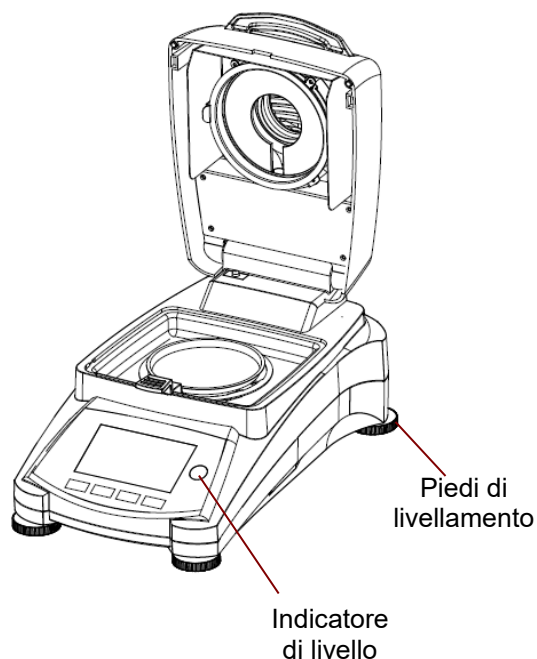

Regolare i piedi di livellamento dell'Analizzatore di Umidità finché la bolla d'aria nell'indicatore è centrata. L'indicatore di livello è posto sotto il coperchio verso il retro dell'Analizzatore di Umidità.

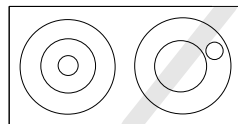

Attenzione: lo strumento deve essere messo a livello ogni volta che si cambia la sua ubicazione.

Per maggiori informazioni sul livellamento, consultare la sezione 6.6.2 per i dettagli.

3.5 Collegamento all'alimentazione



AVVERTENZA: Rischio di scarica elettrica.


- Usare esclusivamente il cavo di alimentazione tripolare con connettore di terra in dotazione con lo strumento. Collegare il cavo di alimentazione esclusivamente a prese tripolari con terra.
- Usare solo prolunghe conformi alle norme rilevanti e provviste di conduttore di terra per l'apparecchio.

Attenzione:

Verificare che la tensione specificata sull'etichetta dei dati dell'Analizzatore di Umidità corrisponda a quella della linea usata. In caso contrario non collegare l'Analizzatore di Umidità all'alimentazione e contattare il rivenditore OHAUS responsabile.


L'unità di deumidificazione alogena è progettata per operare a una tensione di linea specifica (120 V CA o 240 V CA). L'unità di deumidificazione è installata in fabbrica e corrisponde alla particolare tensione di linea del paese di destinazione.

Il collegamento a una tensione troppo alta può causare bruciature ai riscaldatori alogeni, mentre una tensione troppo bassa allunga i tempi di essiccazione e può causare uno scorretto funzionamento dello strumento.

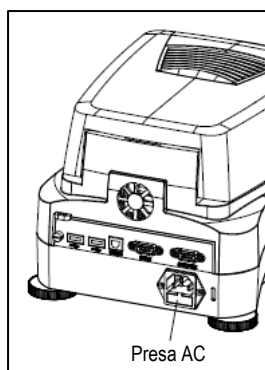

Collegare il cavo di alimentazione all'apposita presa posta sul retro dell'Analizzatore di Umidità e poi alla presa di corrente.

L'Analizzatore di Umidità diventa operativo non appena collegato. Il display rimane spento finché si preme il pulsante **On/Off**.

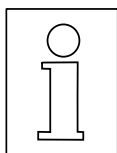

Lasciare che l'Analizzatore di Umidità si riscaldi per almeno 30 minuti per permettergli di adattarsi alle condizioni ambiente. Se l'Analizzatore di Umidità è stato conservato in un ambiente molto freddo prima dell'installazione, potrebbero essere necessarie varie ore per stabilizzarlo.




AVVERTENZA:

Se il cavo di alimentazione non è abbastanza lungo, usare una **prolunga tripolare corretta con connettore di terra**.

3.6 Accensione e spegnimento dell'Analizzatore di Umidità

L'Analizzatore di Umidità è sempre acceso se collegato a una fonte di alimentazione, mentre il display può essere acceso o spento.

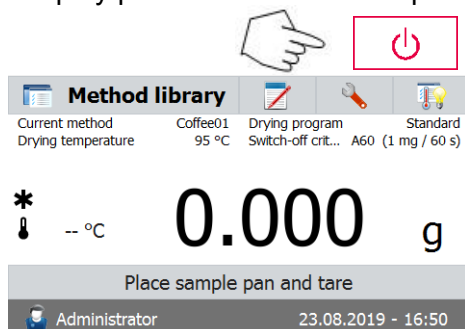

Per **accendere l'Analizzatore di Umidità** premere il pulsante **On/Off**. Si esegue un test di diagnosi interna, il display si illumina e appare la schermata Home seguita dalla visualizzazione iniziale.

Per **spegnere l'Analizzatore di Umidità** premere il pulsante **On/Off**. Una volta spento, l'analizzatore si trova in modalità stand-by. Se non si desidera eseguire un test premere di nuovo il pulsante **On/Off**.

Nota:

Dato che l'Analizzatore di Umidità non richiede tempi di riscaldamento quando si trova in modalità stand-by ed è immediatamente pronto per l'esecuzione di test, consigliamo di spegnere il display con il pulsante **On/Off** e non disconnettere dall'alimentazione. In questo modo si assicura anche che l'Analizzatore di Umidità sia sempre in equilibrio termico.


4. ESECUZIONE DI UNA MISURAZIONE SEMPLICE

Una volta acceso, l'Analizzatore di Umidità è pronto per operare per la prima volta ed eseguire una semplice misurazione. Per questo test semplice si inserisce il metodo Default e si avvia il test. Il test permette di prendere dimestichezza con lo strumento.

Un campione di prova è in dotazione con l'Analizzatore di Umidità per la prima misurazione. Questo campione è un cuscinetto assorbente in fibra di vetro. Durante la prima misurazione lo strumento opera con le impostazioni di fabbrica.




Se con apparecchio collegato all'alimentazione il display non è visibile, premere il pulsante **On/Off**.

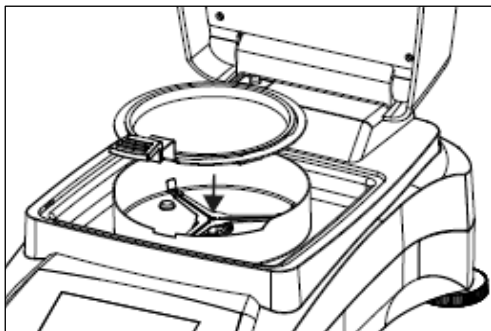**Avvio diretto di una misurazione.**

Aprire il coperchio dell'Analizzatore di Umidità.

Pulire il piatto.


Sistemare il telaio per il piatto nella camera del campione. Assicurarsi che la linguetta del telaio si incastrerà esattamente nella scanalatura dell'elemento dello schermo.

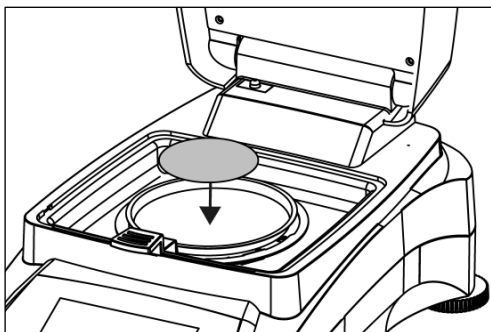

Sistemare il piatto per il campione vuoto e il piatto in fibra di vetro nel telaio. Il piatto per il campione deve trovarsi disteso nel telaio.

Nota: È consigliabile operare sempre con il telaio per il piatto. Il telaio è ergonomico e sicuro e fornisce una protezione contro possibili ustioni dovute a un piatto molto caldo.

Chiudere il coperchio. In questo modo si azzererà automaticamente l'Analizzatore di Umidità.

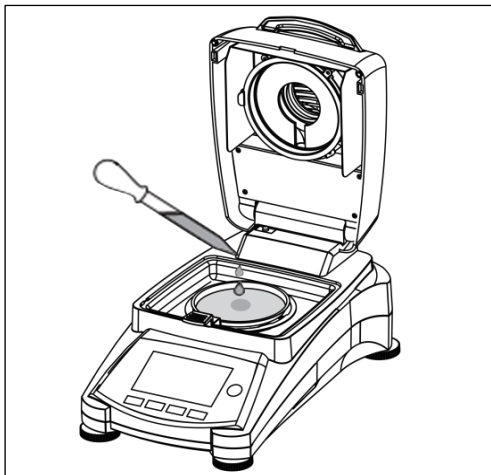


Aprire il coperchio dell'Analizzatore di Umidità.

Bagnare il piatto in fibra di vetro con 0,5 - 1 grammi di acqua.

Nota: La dimensione minima del campione deve essere superiore a 0,5 grammi.


Avvio del test

Chiudere il coperchio. L'Analizzatore di Umidità avvia automaticamente il processo di deumidificazione e misurazione.

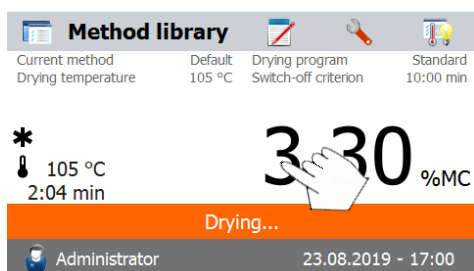

Deumidificazione e misurazione


Ora è possibile seguire l'andamento del ciclo di deumidificazione sul display. La prima visualizzazione compare automaticamente all'inizio del test.

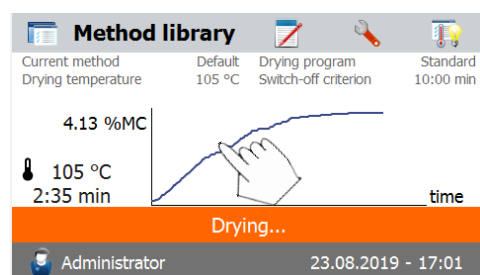

Osservazione dell'andamento del test


Esistono cinque visualizzazioni disponibili quando l'Analizzatore di Umidità esegue un test. (mostra % MC, % DC, g, % RG e una curva.)

Toccando l'area dei dati con %MC visualizzata, il display scorrerà ciclicamente attraverso ciascuna delle cinque visualizzazioni possibili.

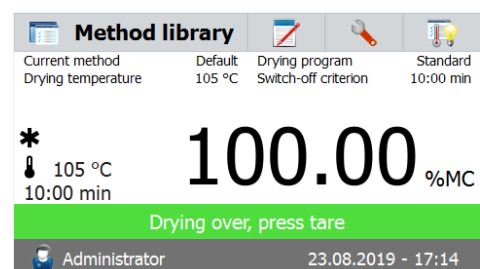

Il display indica nome del metodo, temperatura/tempo, peso iniziale, temperatura effettiva, tempo trascorso nel test, umidità e curva. Il test si arresta automaticamente alla fine della misurazione.


Se si desidera concluderlo prima, premere il pulsante

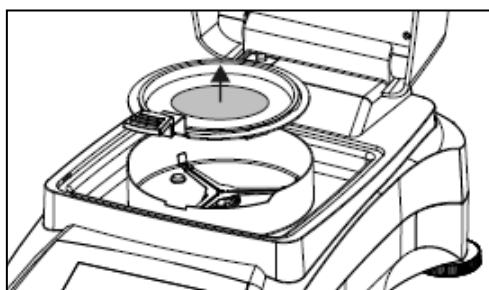

Congratulazioni! Avete appena eseguito la vostra prima misurazione con il vostro Analizzatore di Umidità.



AVVERTENZA: Il piatto e il campione potrebbero essere ancora caldi. Lasciare che si raffreddino prima di rimuovere il piatto dal suo telaio!

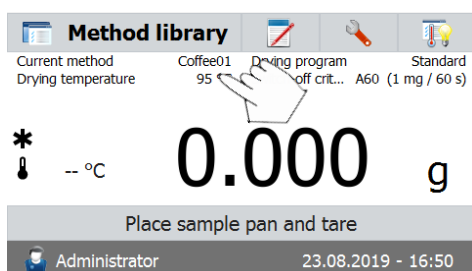

Rimuovere con cura il telaio del piatto per campioni dall'area di deumidificazione.

L'analizzatore è fornito con un metodo predefinito preinstallato. Sul display si indicano le impostazioni del metodo predefinito. Per modificare le impostazioni toccare l'area in cui si mostrano le stesse, come mostrato qui a sinistra.

Default		
Method name	Default	▲
Drying program	Standard	
Drying temperature	105 °C	
Switch-off criterion	10:00 min	
Display mode	%MC	▼
Back		

Premere le voci di impostazione per modificarle. Vedere il manuale delle istruzioni per ulteriori dettagli.

5. MENU

Una volta acceso l'analizzatore, appare la schermata iniziale (Home).

Area pulsanti

Metodo attuale

Area risultati

Area istruzioni

Area nome utente, data e ora

1. Libreria di metodi: cambiare parametri e creare nuovo programma.
2. Risultati del test: gestire risultati dei test.
3. Impostazione: cambiare le impostazioni di sistema.
4. SmartGuide: trovare automaticamente un metodo con temperatura di deumidificazione ottimale.

Libreria di metodi

Method library

Method name A Z

Method 1

Method 2

Back New Export Import

Premere il pulsante **Method library** per accedere al menu della libreria di metodi.

La libreria può contenere fino a 100 metodi. Si possono richiamare tutti i metodi precedentemente inseriti e ripetere i parametri per i metodi richiamati una volta selezionati.

Premere il pulsante  per visualizzare i metodi in ordine alfabetico ascendente o discendente.

Risultati del test

Results

Method name A Z

Method 1


Method 2

Back


Premere il pulsante **Test results** per accedere al menu dei risultati.

Il menu può contenere fino a 1000 risultati di test. Tutti i risultati possono essere richiamati, ordinati e visualizzati statisticamente.

Impostazione

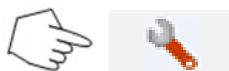


Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.

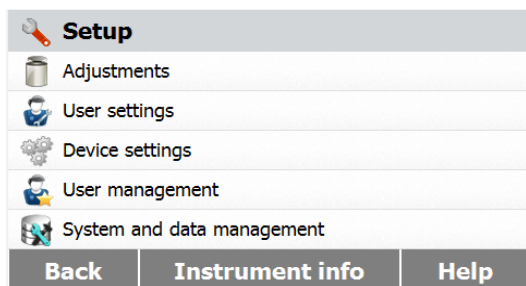

Informazioni di aiuto



Premere il pulsante **Help** per accedere al menu di aiuto.

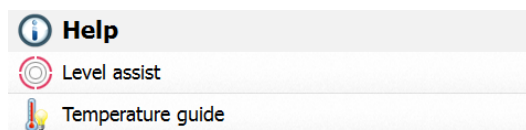

6. IMPOSTAZIONI

Il menu di configurazione si attiva premendo il pulsante **Setup**. Il menu contiene: calibrazione di peso e temperatura, impostazioni dell'utente, impostazioni del dispositivo, gestione dell'utente, gestione del sistema e dei dati, informazioni sull'apparecchio e supporto.


6.1 Calibrazione del peso e della temperatura

6.1.1 Calibrazione del peso

L'Analizzatore di Umidità può essere calibrato con una massa esterna di 50 grammi. La calibrazione dell'Analizzatore di Umidità non è assolutamente obbligatoria per una corretta determinazione dell'umidità, essendo la misurazione relativa. La bilancia determina il peso del campione prima e dopo la deumidificazione, e l'umidità si calcola in base al rapporto tra i pesi a umido e a secco. Si dovrà comunque calibrare la bilancia incorporata nelle condizioni seguenti:


- Se obbligatorio secondo il sistema di assicurazione della qualità (GLP, GMP, ISO 9001).
- Se si sospetta che l'analizzatore sia stato oggetto di uso improprio.

Per calibrare l'analizzatore procedere nel modo seguente:

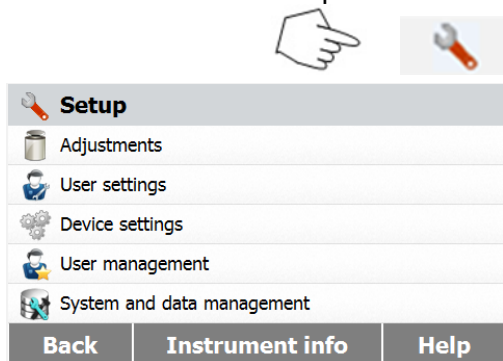


Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.

Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

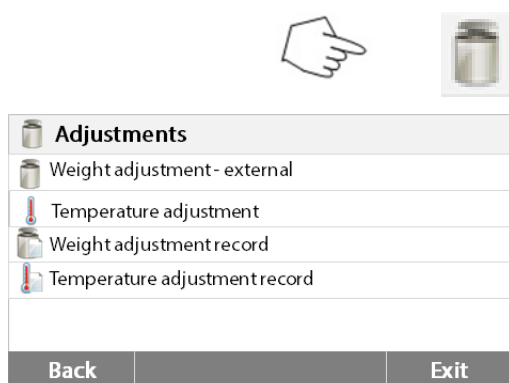

Premere il pulsante di calibrazione del peso e della temperatura per accedere al menu di calibrazione.

Premere **Back** per tornare alla fase precedente.


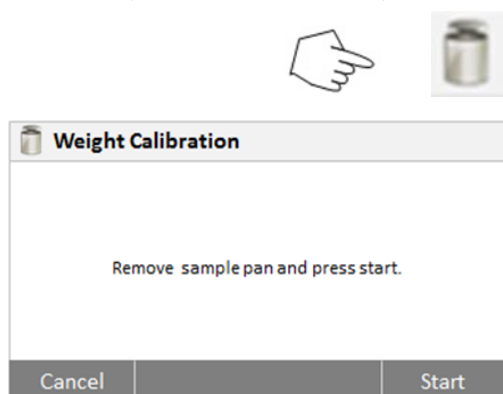


Premere il pulsante di regolazione esterna del peso.

Il display evidenzia l'azione che si dovrà intraprendere.

Seguire le istruzioni sul display. Rimuovere il piatto per i campioni. Posizionare il peso richiesto sul supporto del piatto.


Il display indica se la calibrazione ha avuto successo.

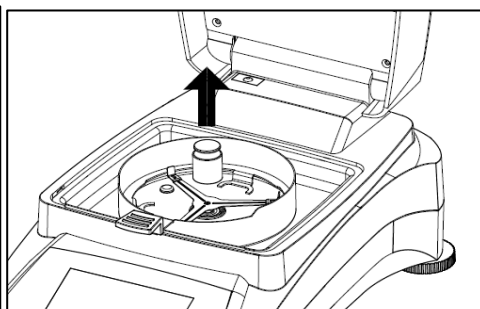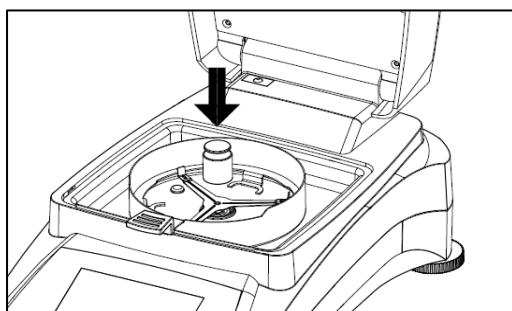

6.1.2 Calibrazione della temperatura


Per eseguire questa procedura è necessario disporre di un kit di calibrazione della temperatura. Se l'Analizzatore di Umidità è stato usato di recente, lasciare trascorrere almeno 30 minuti prima di eseguire la calibrazione.

Nota: Il kit di calibrazione della temperatura è disponibile come dotazione optional.

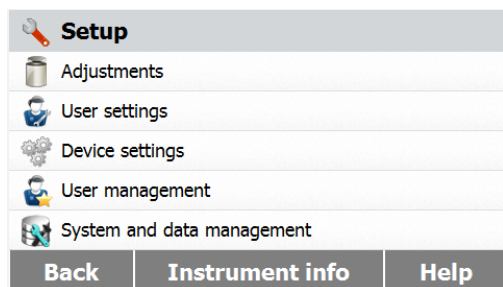

Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di calibrazione.


Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

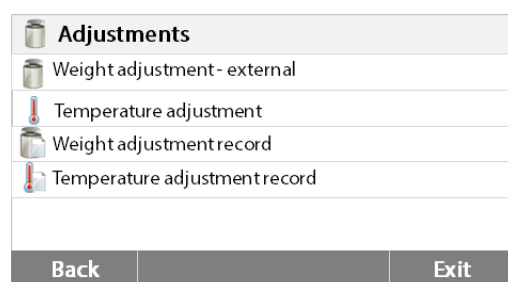

Premere il pulsante di calibrazione del peso e della temperatura.


Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

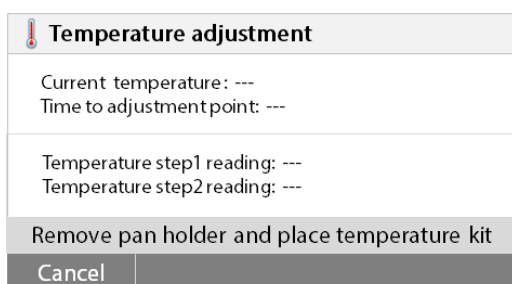


Premere il pulsante di calibrazione della temperatura.

A questo punto si chiederà di rimuovere il supporto per i piatti. Posizionare un'unità di calibrazione della temperatura e chiudere l'involucro superiore.

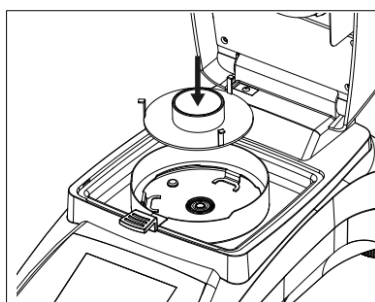

Premere **Start** per avviare il processo di calibrazione della temperatura. Seguire le istruzioni indicate sullo schermo per tutto il processo.

L'unità di deumidificazione si riscalda fino a una temperatura di 100 °C. Si può osservare l'andamento sul display visualizzando la temperatura dell'essiccatore e il conto alla rovescia. Dopo 15 minuti leggere il termometro attraverso la finestra di ispezione sul coperchio e inserire la temperatura letta. Regolare il dato visualizzato sul display finché combacia con il termometro, quindi premere **Enter**. Questa regolazione deve essere eseguita entro 15 minuti, poi la calibrazione terminerà.

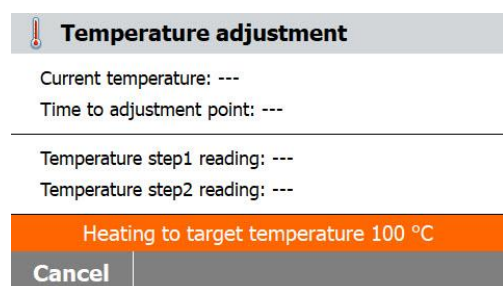

Temperature adjustment	
Current temperature: ---	
Time to adjustment point: ---	
Temperature step1 reading: ---	
Temperature step2 reading: ---	
Enter temperature read from kit	
Cancel	Enter temperature

Si tratta di una regolazione a due punti (100 °C e 160 °C). A questo punto l'unità di deumidificazione si riscalda alla seconda temperatura (160 °C). La regolazione della temperatura è definita da due punti. Procedere esattamente come per la prima temperatura. Una volta impostato il display in modo che corrisponda al termometro, premere **Enter**.



CAUTELA: Pericolo di ustioni.

Fare attenzione nel rimuovere l'unità di calibrazione della temperatura dall'essiccatore: potrebbe essere molto calda. Lasciare che si raffreddi aprendo il coperchio prima di rimuoverla. Rimuovere l'unità di calibrazione. Risistemare il supporto per il piatto nella sua posizione assegnata.

6.1.3 Registrazione della calibrazione del peso




Setup	
Adjustments	
User settings	
Device settings	
User management	
System and data management	
Back	Instrument info Help

Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.
Premere **Calibrazione** per accedere al menu di calibrazione.
Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

Adjustments	
Weight adjustment - external	
Temperature adjustment	
Weight adjustment record	
Temperature adjustment record	
Back	Exit


Premere **Weight calibration record** per visualizzare i dati registrati per la calibrazione del peso.
Premere **Back** per tornare alla fase precedente.
Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

Weight adjustment - external	
01/01/2016 – 09:18 AM	
Temperature	22.55°C
Nominal weight	50.000g
Actual weight	50.007g
Difference	0.007g
Adjustment	Done
Back	

6.1.4 Registrazione della calibrazione della temperatura




Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.

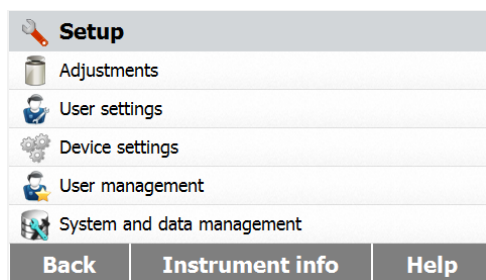

Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.



Premere il pulsante di calibrazione del peso e della temperatura per accedere alla schermata di calibrazione.

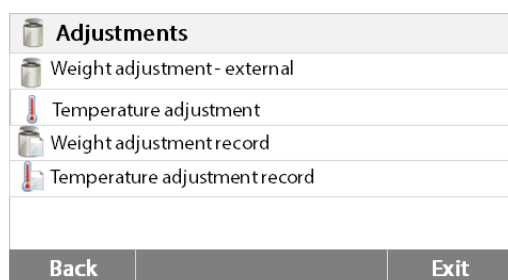


Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.



Premere il pulsante dello storico di calibrazione della temperatura.

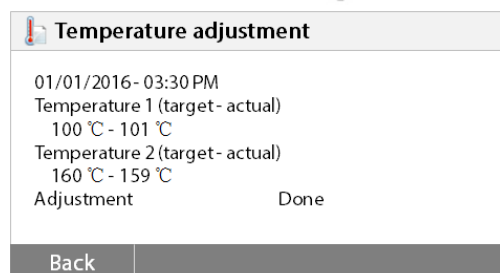

Qui si trovano gli ultimi risultati di calibrazione della temperatura.

Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.


6.2 Impostazioni dell'utente

6.2.1 Lingua


Per vostra comodità l'Analizzatore di Umidità presenta quattordici lingue disponibili su tutti i display. Le fasi seguenti illustrano come impostare una lingua.



Premere il pulsante **Setup** per accedere alla schermata di impostazione.

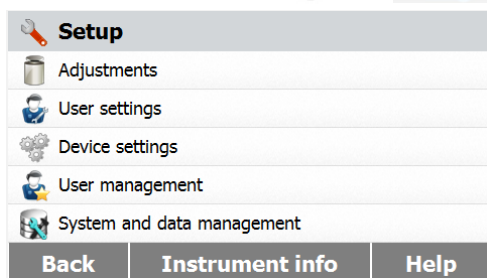

Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

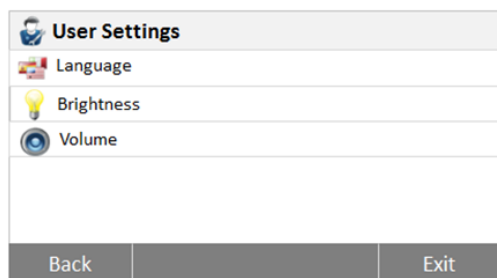


Premere **User settings** per accedere al menu di impostazione dell'utente.


Premere il pulsante **Language**.

Impostare la lingua.

Nota: Se come lingua di dialogo si seleziona l'inglese, il formato della data passa a MM/DD/YYYY in tutte le visualizzazioni.

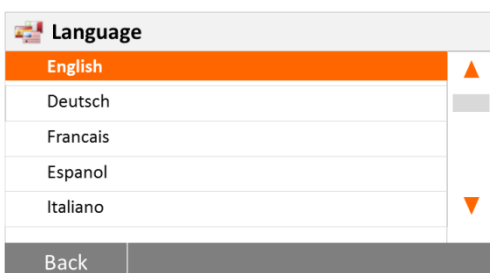


6.2.2 Luminosità

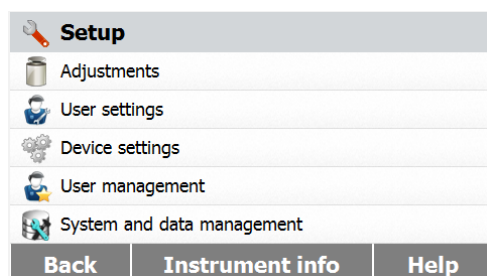

Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.


Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

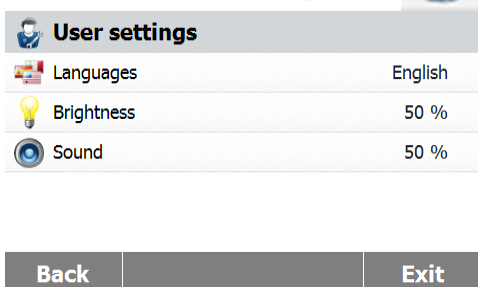

Premere **User settings** per accedere al menu di impostazione dell'utente.

Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.


Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

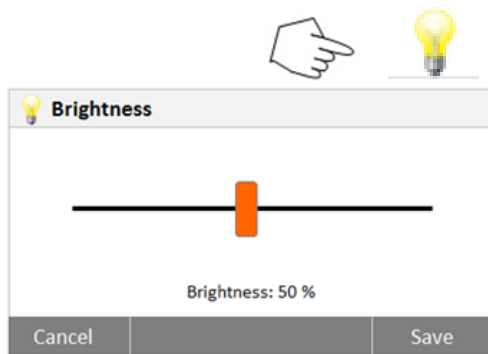

Premere il pulsante **Brightness**.


Regolare la luminosità dello schermo al livello desiderato.

6.2.3 Audio

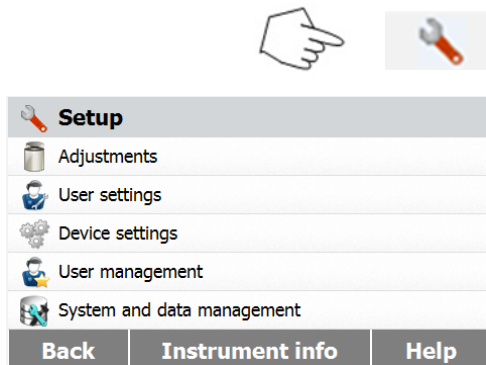

Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.


Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

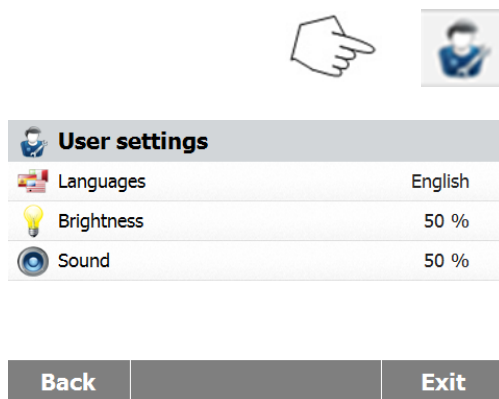

Premere **User settings** per accedere al menu di impostazione dell'utente.

Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

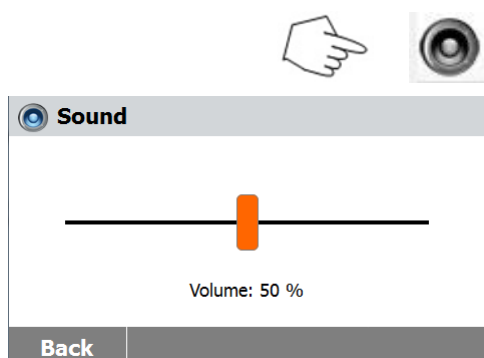


Premere il pulsante **Volume**.

Regolare il volume del bip al livello desiderato.

6.3 Impostazioni del dispositivo


6.3.1 Data e ora

L'Analizzatore di Umidità è dotato di un'uscita di comunicazione che permette di stampare la data e l'ora su ogni record. Al primo uso dello strumento è necessario inserire la data e l'ora attuali. Queste impostazioni si mantengono anche quando si scollega lo strumento dall'alimentazione. Una batteria incorporata conserva tutti i dati. Per impostare la data e l'ora procedere come segue.

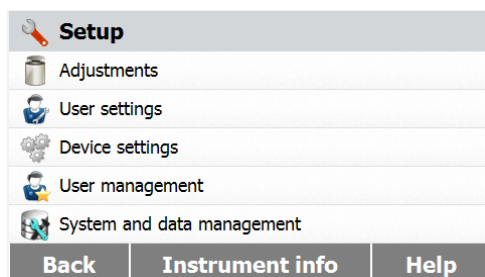

Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.


Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

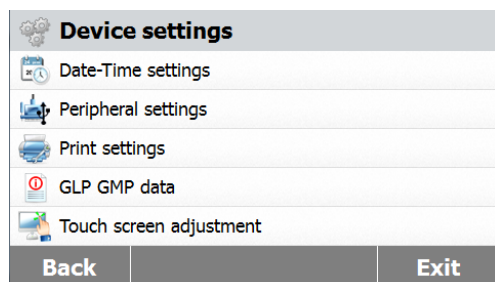

Premere **Device settings** per accedere al menu di impostazione del dispositivo.

Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

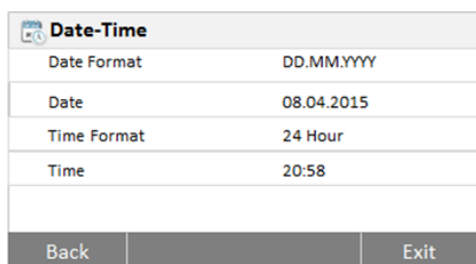


Premere il pulsante **Date-Time**.

Seguire questi passi per impostare la data e l'ora.


Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

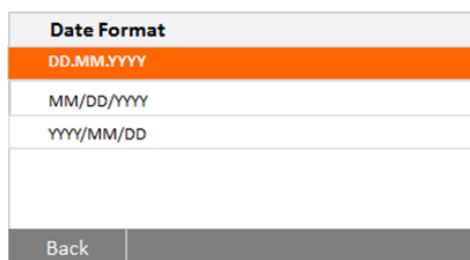

Impostare il formato della data.

Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

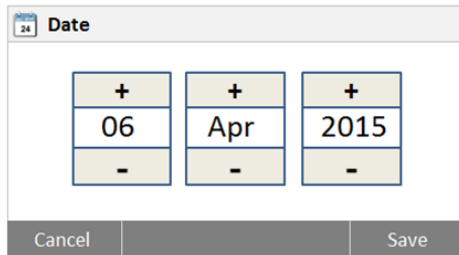


Date

+	+	+
06	Apr	2015
-	-	-

Cancel Save

Impostare la data.
Premere + e – per impostare correttamente giorno, mese e anno.

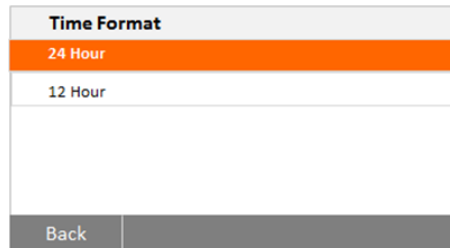


Time Format

24 Hour

12 Hour

Back

Impostare il formato dell'ora.

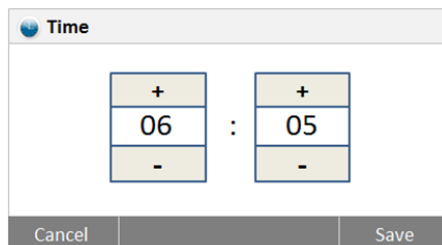

Time


+	+
06	: 05
-	-

Cancel Save

Impostare l'ora.
Premere + e – per impostare l'ora corretta.

6.3.2 Periferiche

Questo Analizzatore di Umidità è dotato di interfacce compatibili con USB e RS232 per la comunicazione con dispositivi, stampanti e computer via USB. Nelle sezioni seguenti si descrivono l'hardware e il software in dotazione con l'Analizzatore di Umidità.

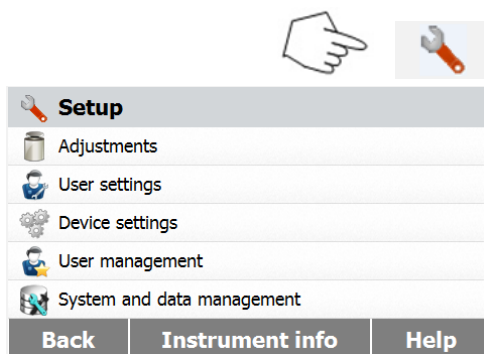


Setup

- Adjustments
- User settings
- Device settings
- User management
- System and data management

Back Instrument info Help

Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.
Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

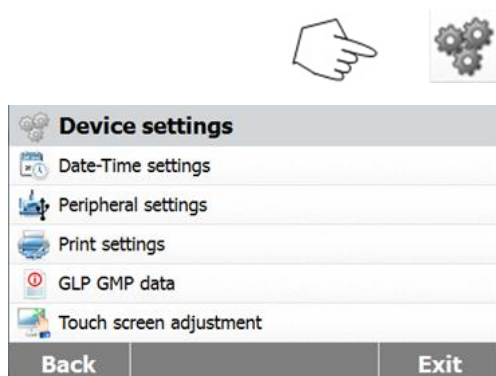

Device settings

- Date-Time settings
- Peripheral settings
- Print settings
- GLP GMP data
- Touch screen adjustment

Back Exit

Premere **Device settings** per accedere al menu di impostazione del dispositivo.

Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.
Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.



Premere il pulsante **Peripheral settings**.

RS-232	
Device Port	COM1
Baudrate	9600
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bits	1 Stop Bit
Back Exit	

Selezionare le voci seguenti per impostare la porta RS232 per l'uso con stampante o altro dispositivo compatibile con RS232.

Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

Device Port	
COM1	
COM4	
Back	

Impostazione della porta per il dispositivo

Selezionare com1 per RS232 e com4 per USB.

Baudrate	
1200	
2400	
4800	
9600	
19200	
Back	

Impostazione del tasso in baud

Selezionare i tassi desiderati a 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 o 115200 baud. L'impostazione predefinita è 9600.

Date Bits	
7	
8	
Back	

Impostazione dei bit di dati

Selezionare i bit di dati desiderati tra 7 e 8. L'impostazione predefinita è 8.

Parity	
None	
Odd	
Even	
Back	

Impostazione della parità

Selezionare l'impostazione di parità desiderata tra NONE, EVEN e ODD (nessuna, pari e dispari). L'impostazione predefinita è NONE.

Stop Bits	
1 Stop Bit	
2 Stop Bits	
Back	

Impostazione dei bit di arresto

Selezionare i bit di arresto desiderati tra 1 e 2. L'impostazione predefinita è 1.

Handshake	
None	
Xon/Xoff	
Back	

Impostazione Handshake

Selezionare l'impostazione handshake desiderata tra NONE (nessuna) e Xon/Xoff. L'impostazione predefinita è NONE.

6.3.3 Stampa




Setup	
Adjustments	
User settings	
Device settings	
User management	
System and data management	
Back	Instrument info Help

Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.

Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.




Device settings	
Date-Time settings	
Peripheral settings	
Print settings	
GLP GMP data	
Touch screen adjustment	
Back	Exit

Premere il pulsante di impostazione del dispositivo.

Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.




Print settings	
Print adjustment result automatically	OFF
Print measurement result automatically	OFF
Intermediate results print interval	OFF
Back	Exit

Premere **Print settings** per accedere al menu di impostazione della stampa.

Premere **Print calibration result automatically** per attivare o disattivare la stampa automatica dei risultati delle calibrazioni.

Premere **Print measurement result automatically** per attivare o disattivare la stampa automatica dei risultati delle misurazioni.


Premere **Intermediate results print interval** per impostare l'intervallo di stampa.

Premere **Back** per tornare alla schermata precedente. Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

Intermediate Results Print Interval	
OFF	▲
5 S	
10 S	
30 S	
1 min	▼
Back	


Premere il pulsante **Intermediate results print interval**. Selezionare l'intervallo in minuti o secondi.

6.3.4 Dati GLP e GMP

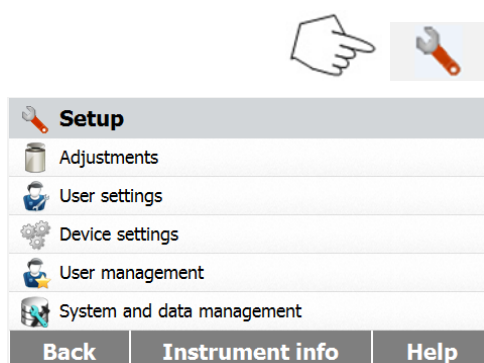

Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.


Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

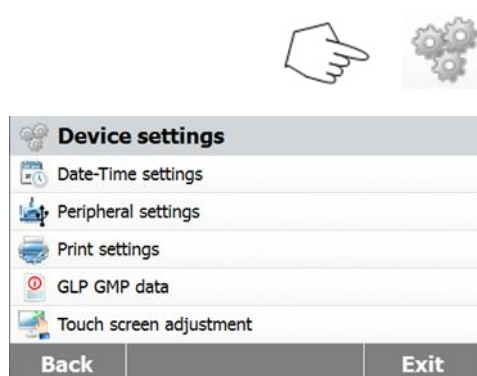

Premere **Device settings** per accedere al menu di impostazione del dispositivo.

Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

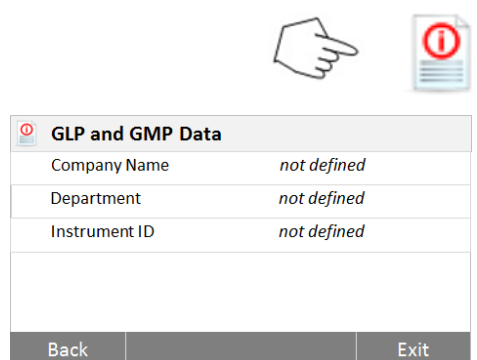


Premere **GLP and GMP Data** per accedere al menu dei dati GLP e GMP.

Premere **Company name**, **Department** o **Instrument ID** per definire i dati sul nome dell'istituzione, il dipartimento e l'identificatore dello strumento.


Premere **Back** per tornare alla schermata precedente. Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

6.3.5 Calibrazione dello schermo tattile

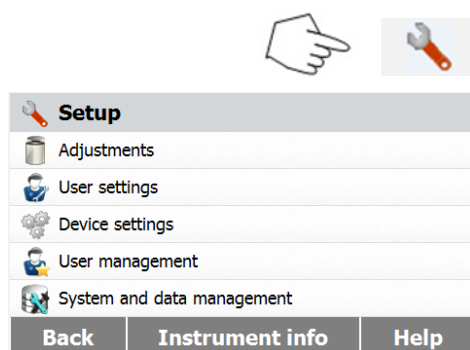


Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.

Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

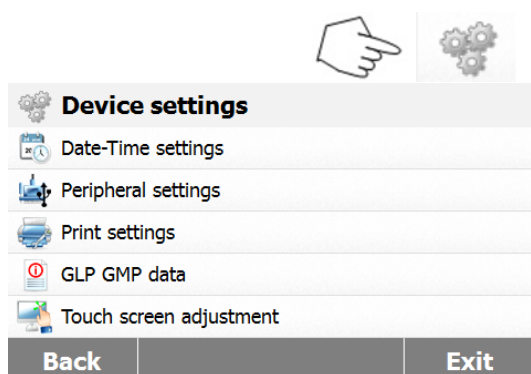


Premere **Device settings** per accedere alle impostazioni del dispositivo.

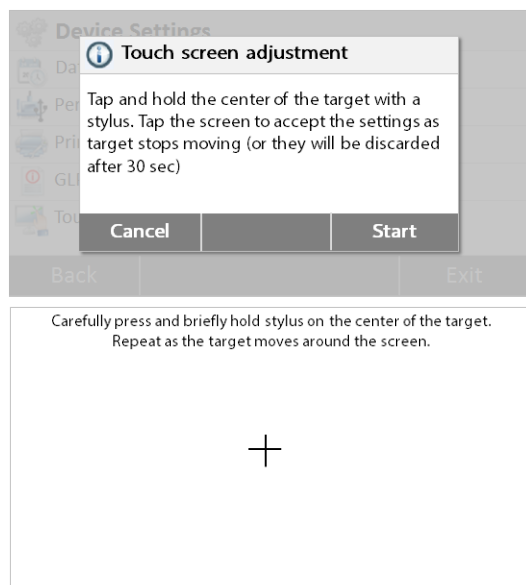

Premere **Touch screen adjustment** per regolare lo schermo tattile.

Premere il pulsante **Start** per avviare la regolazione.

Seguire le istruzioni visualizzate per regolare la schermata.

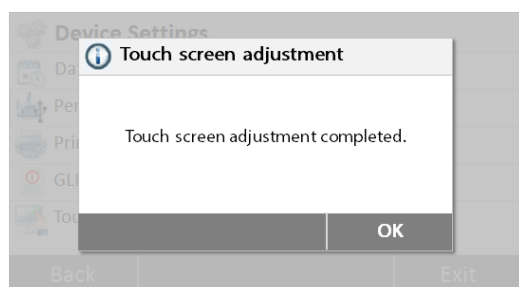

Una volta completata la regolazione, premere **OK** per uscire.


6.4 Gestione degli utenti

6.4.1 Creazione di un nuovo account utente

Ci sono quattro gruppi disponibili e il gruppo predefinito con tutti i diritti di accesso è amministratore. Il gruppo di amministratori non può essere eliminato.


49 utenti possono essere creati sotto il gruppo supervisore e operatore.

Gruppi	Esecuzione test	Impostazioni utenti	Diritti di accesso predefiniti				Gestione utenti e dati
			impostazioni del dispositivo	Modifica metodi	Calibrazione		
Amministratore	■	■	■	■	■		■
Supervisore I	■	■	■	■	■		□
Supervisore II	■	■	□	■	■		□
Operatore	■	■	□	□	□		□

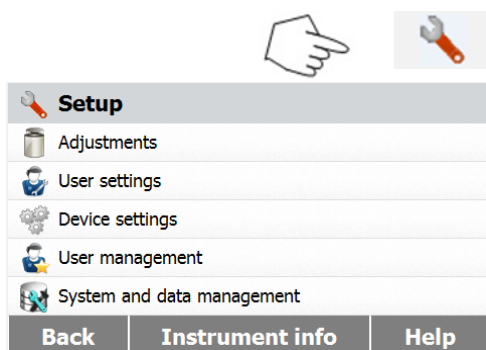

Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.

Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

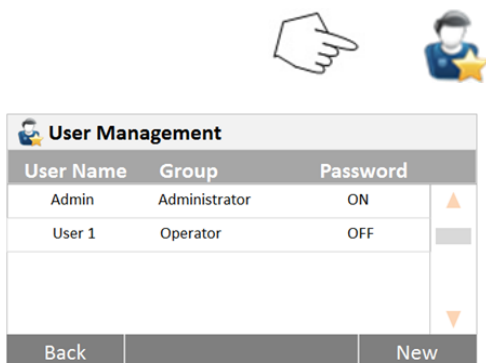

Premere il pulsante **User management** per accedere al menu di gestione degli utenti.

Premere **User Information** per modificare le impostazioni relative.


Premere **Back** per tornare alla fase precedente.

Premere il pulsante **New** per creare un nuovo account.




Digitare il nome dell'utente e premere **OK** per salvare.


Premere **Cancel** per tornare indietro senza salvare.

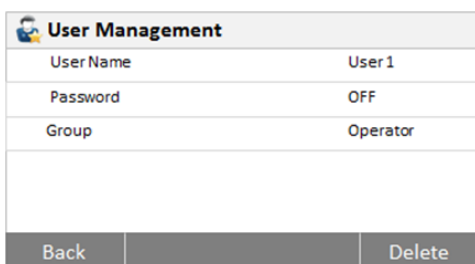

Premere **Password** per impostare la password.

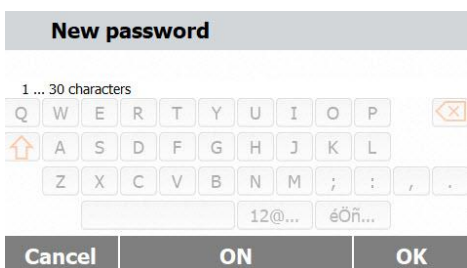

Premere il pulsante **ON** per abilitare la password.

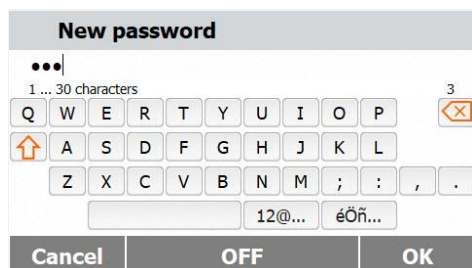

New password

1 ... 30 characters

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M ; : , .

12@... éÖñ...


Cancel OFF OK

Impostare la password.

Premere **OK** per digitare la password di nuovo per conferma.

Premere **Cancel** per uscire dalle impostazioni della password senza salvare.

Premere **OFF** per disabilitare la password.

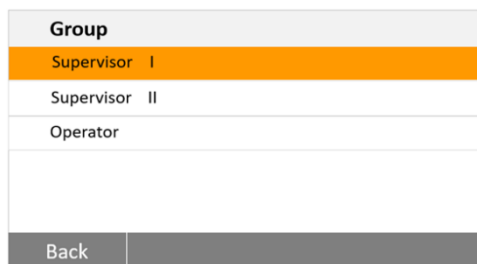

Group

Supervisor I


Supervisor II

Operator

Back


Premere **Group** per accedere alle impostazioni dei gruppi.

Sono disponibili tre gruppi. Il gruppo con tutti i diritti di accesso è quello degli amministratori. Questo gruppo non può essere modificato né eliminato. Tutti gli altri gruppi possono essere modificati o eliminati.

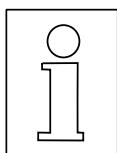

In caso di smarrimento della password contattare il rivenditore OHAUS più vicino per ulteriore assistenza

6.4.2 Entrata e uscita dal sistema

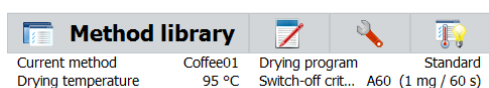

Method library


Current method: Drying temperature

Coffee01: 95 °C

Drying program: Switch-off crit...


Standard: A60 (1 mg / 60 s)

* -- °C 0.000 g

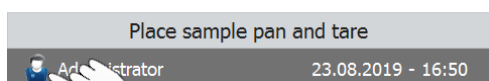

Place sample pan and tare

Administrator 23.08.2019 - 16:50

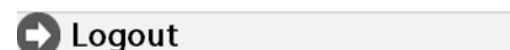

Logout

Premere l'icona  per accedere alla schermata di logout.

Logout Administrator ?

Premere **OK** per uscire.



Cancel OK



Users

Administrator

User 1


Premere l'account utente per rientrare.



Premere **User 1** per passare all'altro account utente.
Premere **Login** per entrare.


6.5 Gestione del sistema e dei dati

6.5.1 Esportazione e importazione di impostazioni e metodi

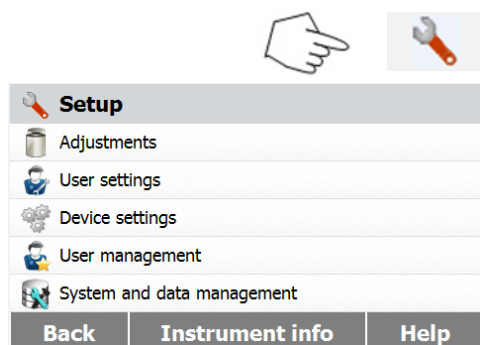

Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu di impostazione.


Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

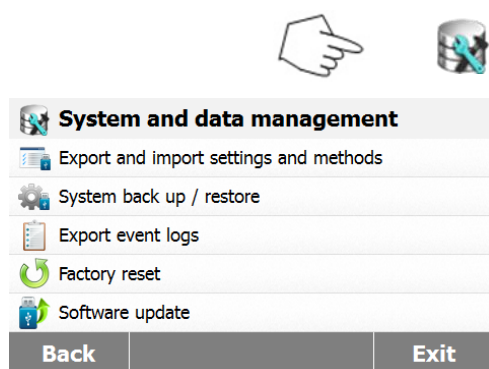

Premere il pulsante **System and data management** per accedere al menu di gestione del sistema e dei dati.

Premere **Back** per tornare alla fase precedente. Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

6.5.1.1 Esportazione di dati

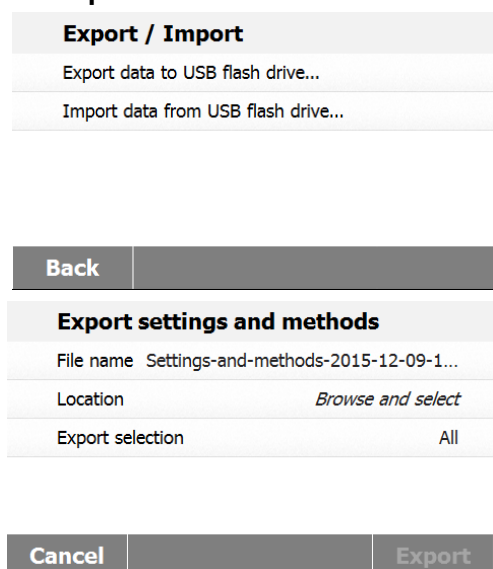

Premere **Export and import settings and methods** per accedere al menu di esportazione e importazione.

Premere **Export data to USB flash drive** per selezionare l'unità ed esportare dati a una chiavetta USB o simili.
Premere **Back** per tornare alla fase precedente. Premere **Exit** per tornare alla schermata iniziale.

Premere **File name** per modificare il nome del file.
Premere **Location** per selezionare l'unità di esportazione.

Premere **Export selection** per selezionare le voci da esportare.
Premere **Cancel** per tornare indietro.

Export selection	
☒	User management
☒	Methods (1)

Cancel	OK
--------	----

Export settings and methods	
File name	Settings-and-methods-2015-12-09-1...
Location	C:/IDE
Export selection	All

Cancel	Export
--------	--------

Premere le voci che si desidera selezionare.
Premere **Cancel** per annullare l'esportazione dei dati.

Premere **OK** per confermare e tornare alla fase precedente.

Dopo avere selezionato l'unità sarà disponibile il pulsante **Export**.

Premere **Cancel** per annullare l'esportazione dei dati.

Premere **Export** per completarla.

6.5.1.2 Importazione di dati

Export / Import	
Export data to USB flash drive...	
Import data from USB flash drive...	

Back

Premere **Import data from USB flash drive** per selezionare l'unità e importare dati da una chiavetta USB o simili.

Premere **Back** per tornare alla fase precedente.

Import settings and methods	
Import from file	<i>Browse and select</i>

Premere **Import from file** per selezionare il file da importare.

Premere **Cancel** per annullare l'importazione dei dati.

Cancel	Import
--------	--------

Import settings and methods	
Import from file	Settings-and-methods-2015-12...
Location	E:/
Import selection	All (1)

Una volta selezionato il file da importare sarà disponibile il pulsante **Import**.

Premere **Cancel** per annullare l'importazione dei dati.

Premere **Import** per completarla.

Cancel	Import
--------	--------

6.5.2 Backup e ripristino



6.5.2.1 Backup di sistema

Back up / Restore	
Back up system on USB flash drive...	
Restore system from selected back up...	

Back	
------	--

Back up	
File name	Backup-2015-12-09-20-45
Location	<i>Browse and select</i>

Cancel		Backup
--------	--	--------

Back up	
File name	Backup-2015-12-09-20-53
Location	C:/IDE

Cancel		Backup
--------	--	--------

Premere **Backup and restore** per eseguire il backup o ripristinare le impostazioni di sistema.

Premere **Backup system on USB flash drive** per eseguire il backup del sistema su un'unità USB.

Premere **Back** per tornare alla fase precedente.

Premere **File name** per modificare il nome del file.

Premere **Location** per selezionare l'unità di backup.

Premere **Cancel** per annullare il backup.

Dopo avere selezionato l'unità di backup sarà disponibile il pulsante **Backup**.

Premere **Cancel** per annullare il backup.

Premere **Backup** per completarlo.

6.5.2.2 Ripristino del sistema

Back up / Restore	
Back up system on USB flash drive...	
Restore system from selected back up...	

Back	
------	--

Restore	
Restore from file	<i>Browse and select</i>

Cancel		Restore
--------	--	---------

Premere **Restore system** dal backup selezionato per ripristinare il sistema.

Premere **Back** per tornare alla fase precedente.

Premere **Restore from file** per selezionare il file da cui ripristinare.

Premere **Cancel** per annullare il ripristino.

Restore	
Restore from file	Backup-2015-12-09-21-05
Location	E:/Backup-2015-12-09-21-05
Cancel Restore	

Dopo avere selezionato il file da cui ripristinare sarà disponibile il pulsante **Restore**.

Premere **Cancel** per annullare il processo di ripristino.

Premere **Restore** per completarlo.

6.5.3 Esportazione del log degli eventi



Export event logs	
File name	Events-2015-12-09-17-54
Location	<i>Browse and select</i>
Cancel Export	

Premere **Export event logs** per accedere al menu di esportazione del log degli eventi.

Premere **File name** per modificare il nome del file.

Premere **Location** per selezionare l'unità di esportazione.

Premere **Cancel** per tornare indietro.

Export event logs	
File name	Events-2015-12-09-17-54
Location	C:/IDE
Cancel Export	

Una volta selezionata l'unità a cui esportare sarà disponibile il pulsante **Export**.

Premere **Cancel** per annullare l'esportazione.

Premere **Export** per completarla.

6.5.4 Ripristino alle condizioni di fabbrica



Reset	
Factory reset will revert all the changes to factory settings.	
Cancel	Reset

Reset	
Reset completed.	
The instrument will restart now.	
OK	

Premere il pulsante **Factory reset** per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Premere **Cancel** per tornare alla schermata precedente senza ripristinare.

Premere **Reset** per eseguire un ripristino.

CAUTELA:

Eseguendo un ripristino si cancelleranno tutti i metodi, i risultati dei test e gli account utente!

Una volta eseguito il ripristino alle condizioni di fabbrica, premere **OK** per riavviare lo strumento.

6.5.5 Aggiornamento al software



Update	
Update from file	<i>Browse and select</i>

Update	
Update from file	SN30284476B_1-01
Location	E:/

Update	
Update from file	SN30284476B_1-01
Location	E:/

Premere **Software update** per accedere alla schermata di aggiornamento del software.

Premere **update from file** per selezionare un file da cui aggiornare.


Premere **Cancel** per tornare alla schermata precedente.

Dopo avere selezionato il file da cui aggiornare sarà disponibile il pulsante **Update**.

Premere **Update** per completare l'aggiornamento.

6.6 Informazioni sull'apparecchio e supporto


6.6.1 Informazioni sull'apparecchio

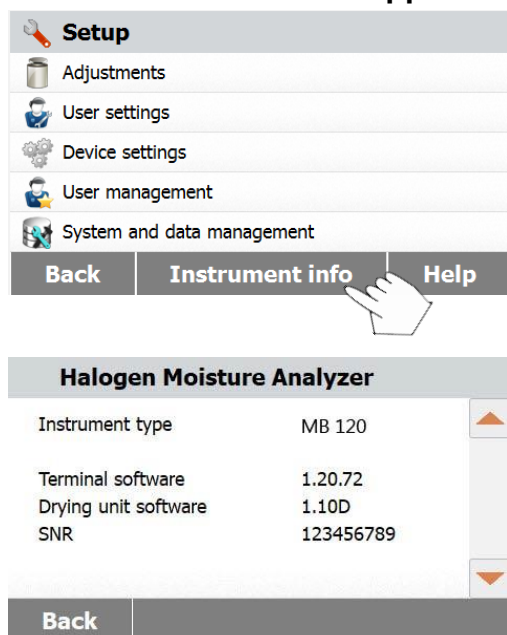

Premere **Instrument info** per visualizzare le informazioni dell'analizzatore di umidità.


Saranno visibili le seguenti informazioni:
Instrument type, **Terminal Software**, **Drying unit software** e **SNR**.

6.6.2 Supporto

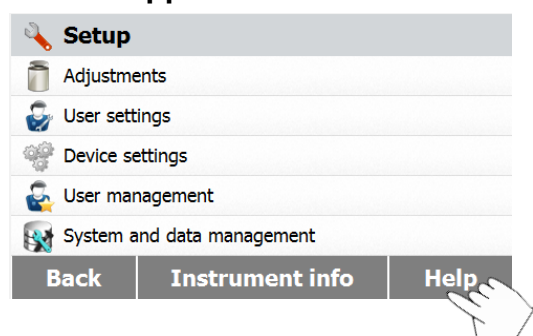


Premere **Help** per accedere al menu di informazioni di supporto.

6.6.2.1 Assistenza di livello

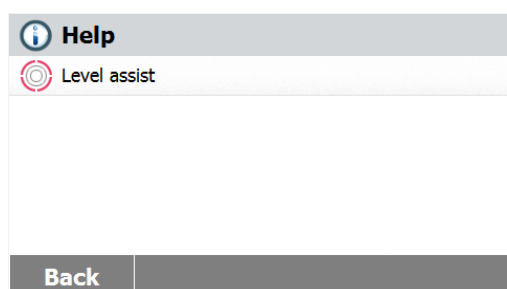

Selezionare **Level Assist** per accedervi. Si prega, dunque, di regolare la misura del livello.

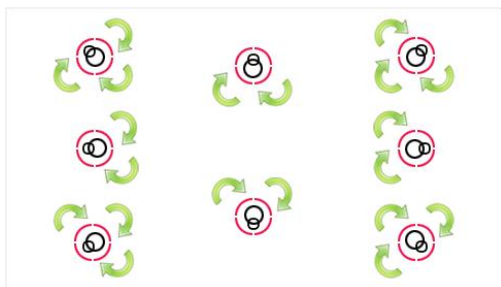

Premere lo schermo per uscire.

7. LIBRERIA DI METODI



Questa sezione contiene informazioni sull'uso della libreria di metodi che vi permetterà di impostare i parametri dei metodi effettivi come ad esempio il programma di deumidificazione, la temperatura di deumidificazione, il criterio di arresto, la modalità schermo, il peso di avvio, la modalità di avvio e l'utilizzo della libreria di metodi.

Il concetto operativo

Avete già impostato l'Analizzatore di Umidità alla Sezione 5 e avete provato una semplice determinazione dell'umidità alla Sezione 3. Ora siete pronti per eseguire determinazioni di umidità in modo più preciso. Il menu di prova illustrato alla Sezione 6 offre svariate possibilità di impostazione per adattare il processo di misurazione ai vostri requisiti specifici. Ad esempio potete selezionare la temperatura di deumidificazione, il tipo di visualizzazione e molti altri parametri. Non dimenticate l'importanza della preparazione del campione, della sua distribuzione sul piatto di pesatura, del tipo di campione e dell'intervallo di temperatura. Ricordate che maggiore è il numero di campioni uniformi testati, migliore sarà la precisione dei risultati. Rivedete questa sezione per intero prima di eseguire impostazioni effettive per prendere dimestichezza con lo strumento.

7.1 Utilizzo della libreria di metodi

7.1.1 Carico, modifica e cancellazione di metodi

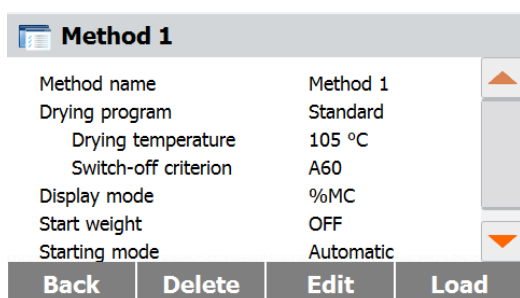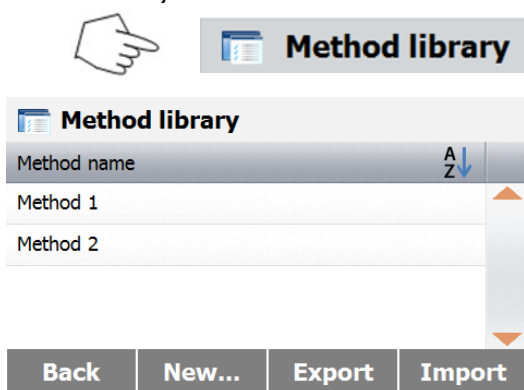

Premere **Method library** dalla schermata iniziale.

Premere **Method name** per controllare le impostazioni dei metodi e caricare il programma corrente.

Premere **A Z** per filtrare per nome del metodo.

Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.

Premere **New** per creare un nuovo metodo.

Premere **Export** per esportare metodi.

Premere **Import** per importare metodi.

Entrare in **Method 1** per controllare le impostazioni.


Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

Premere **Delete** per cancellare il metodo.


Premere **Edit** per modificare le impostazioni sui metodi.

Premere **Load** per caricare questo metodo come metodo corrente.

7.1.2. Esportazione e importazione di metodi

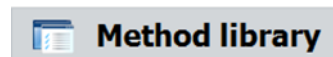

Premere **Export** per esportare metodi.

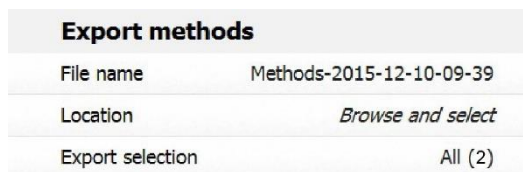


Premere **File name** per modificare il nome del file di esportazione.

Premere **Location** per selezionare l'unità di esportazione.

Premere **Export selection** per selezionare i metodi da esportare.

Premere **Cancel** per tornare alla schermata precedente.

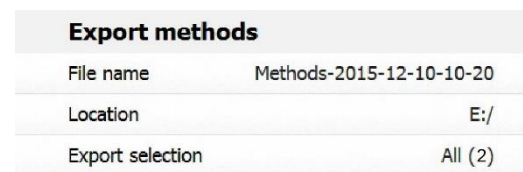


Dopo avere selezionato l'unità di esportazione e i metodi da esportare sarà disponibile il pulsante **Export**.

Premere **Export** per completare.



Premere **Import** per importare metodi.

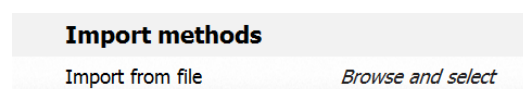

Premere **Import from file** per selezionare il file da cui importare.

Premere **Cancel** per tornare alla schermata precedente.



Import methods	
Import from file	Methods-2015-12-10-10-25
Location	E:/
Import selection	All (2)

Cancel	Import
--------	--------

Dopo avere selezionato il file da importare sarà disponibile il pulsante **Import**.

Premere **Location** per modificare l'unità di importazione.

Premere **Import selection** per selezionare i metodi da importare.

Premere **Cancel** per tornare alla schermata precedente.

7.2 Parametri di metodi (parametri di deumidificazione)


7.2.1 Programma di deumidificazione

Il programma di deumidificazione (profilo) contiene quattro impostazioni: Standard, Fast, Ramp e Steps. Questa sezione descrive tutti i profili di deumidificazione. Leggere con attenzione le descrizioni dei profili. A seconda del materiale del campione da analizzare, selezionare il profilo appropriato e procedere nel modo seguente.


Method 1	
Method name	Method 1
Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C
Switch-off criterion	10:00 min
Display mode	%MC
Back	

Premere il pulsante **Drying program**.

Profilo Standard

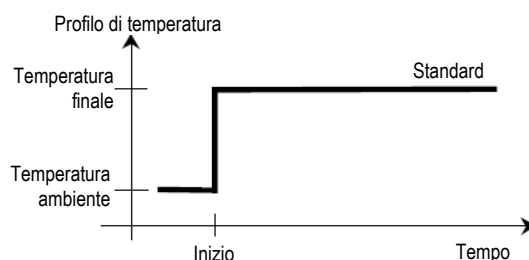


Profilo Fast (veloce)

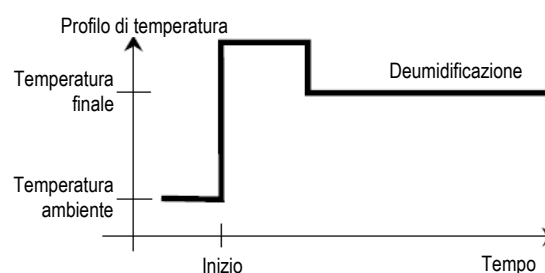

Profilo ramp (crescente)


Per questo programma di temperatura si impostano la temperatura e il tempo trascorso dall'inizio della deumidificazione al raggiungimento della temperatura finale.

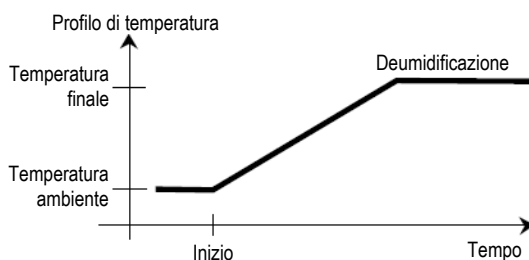

Drying program			
Standard	Fast	Ramp	Steps
Back			

Profilo Step (gradini)

Per il gradino 1 usare la temperatura e il tempo definiti. Ripetere questa procedura per il gradino 2 e il gradino finale.

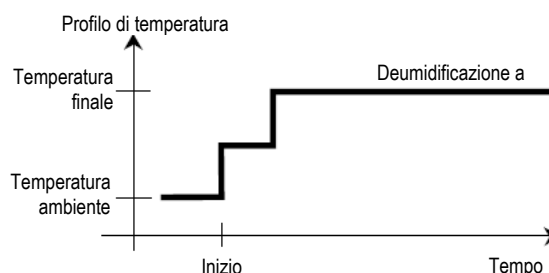

7.2.2 Temperatura di deumidificazione

La temperatura di deumidificazione può essere impostata tra 40 °C e 230 °C.

Method 1	
Method name	Method 1
Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C
Switch-off criterion	10:00 min
Display mode	%MC
Back	

Premere il pulsante **Drying Temperature** per accedere al menu di impostazione della temperatura.

Drying temperature in °C	
120	
40 ... 230	
1	2
4	5
7	8
0	
Cancel	OK

Inserire la temperatura di deumidificazione desiderata e premere il pulsante **OK**.

Attenzione: operando a una temperatura superiore a 200 °C si consiglia di attendere 2 o 3 minuti prima di aprire il coperchio dello strumento tra singole misurazioni per assicurare una buona riproducibilità ed evitare un surriscaldamento dello strumento.

7.2.3 Criterio di arresto

Questo menu offre differenti criteri di arresto. Il criterio di arresto definisce quando lo strumento dovrà concludere la deumidificazione. Il criterio di arresto elimina la necessità di tenere d'occhio l'orologio e arrestare la deumidificazione a mano. Esaminare l'elenco che segue e selezionare un criterio adatto allo scopo inteso.

Per il criterio di arresto è possibile selezionare le impostazioni seguenti:

- Arresto temporizzato
- Arresto automatico (perdita di peso per unità di tempo, 3 impostazioni)
- Arresto automatico libero (media definita dall'utente di perdita di peso per unità di tempo)
- Arresto automatico libero (media definita dall'utente di perdita di umidità % per unità di tempo)

Switch-off criterion	
Timed...	10:00 min
A30 (1 mg / 30 s)	
A60 (1 mg / 60 s)	
A90 (1 mg / 90 s)	
Free (mg / s)...	1 mg / 120 s

Arresto temporizzato

Selezionando questo criterio di arresto la misurazione dura fino all'esaurimento del tempo di deumidificazione predeterminato (il display fornisce informazioni continue sul tempo di deumidificazione).

Usando i pulsanti **+/-** inserire il tempo di deumidificazione desiderato e premere il pulsante **OK**.

Arresto automatico

Questo criterio si basa su una **perdita di peso per unità di tempo**. Non appena la perdita di peso media è inferiore a un valore predefinito per un tempo specificato, lo strumento considera conclusa la deumidificazione e interrompe automaticamente il processo di misurazione. Nel corso della deumidificazione il display indica il tempo trascorso nel processo di deumidificazione; il criterio di arresto è inattivo per i primi 30 secondi.

Il criterio di arresto automatico si divide in tre livelli selezionabili:

- A30: perdita di meno di 1 mg in 30 secondi, usato per campioni che si essiccano molto rapidamente (umidità superficiale) o per misurazioni rapide (relativamente imprecise) per determinare una tendenza.
- A60: perdita di meno di 1 mg in 60 secondi, usato per la maggior parte dei tipi di campione.
- A90: perdita di meno di 1 mg in 90 secondi, usato per sostanze a deumidificazione lenta (umidità intrappolata, formazione di buccia).

Scegliere il criterio per la misurazione desiderata.

Switch-off criterion	
Timed...	10:00 min
A30 (1 mg / 30 s)	
A60 (1 mg / 60 s)	
A90 (1 mg / 90 s)	
Free (mg / s)...	1 mg / 120 s

Selezionare A30 (1 mg / 30 s), A60 (1 mg / 60 s) o A90 (1 mg / 90 s).

Arresto automatico libero

Il criterio di arresto automatico libero si basa su una perdita di peso media definita dall'utente per unità di tempo o su un peso medio percentuale per unità di tempo. Se nessuno dei tre criteri di "Perdita di peso per unità di tempo" è idoneo per l'applicazione desiderata, l'Analizzatore di Umidità permette di definire un criterio di arresto libero. Il criterio di arresto libero si basa sul principio della perdita di peso media per unità di tempo e perdita media percentuale per unità di tempo. Appena questa scende sotto il valore predeterminato, si arresta automaticamente la misurazione.

Switch-off criterion	
A30 (1 mg / 30 s)	
A60 (1 mg / 60 s)	
A90 (1 mg / 90 s)	
Free (mg / s)...	1 mg / 120 s
Free (% / s)...	1.00 % / 120 s
Back	

Selezionare **Free (mg / s)** comporta una perdita di peso per unità di tempo.

Selezionare **Free (%/s)** comporta una perdita di peso in percentuale per unità di tempo.

Weight loss in mg	
1	
1-10	
1	2
4	5
7	8
0	<x>
Cancel	Ok

Free (mg/s)

Inserire la perdita di peso (da 1 mg a 10 mg).

Time in s

60

5-300

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

Cancel Ok

Inserire il tempo (da 5 secondi a 300 secondi).

Weight loss in %

0.01

0.01-5.00

1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	

Cancel Ok

Free (%/s)

Inserire la perdita di peso (da 0,01% a 5,00%).

Time in s

60

5-300

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

Cancel Ok

Inserire il tempo (da 5 secondi a 300 secondi).

7.2.4 Modalità schermo

La modalità schermo (risultato visualizzato) permette di scegliere tra l'indicazione in %MC, %DC, %RG o grammi nel corso del processo di misurazione.

Method 1

Drying temperature	105 °C	
Switch-off criterion	10:00 min	
Display mode	%MC	
Start weight	OFF	
Starting mode	Automatic	

Back

Premere il pulsante **Displayed result**.

Display mode

%MC	
%DC	
g	
%RG	

Back

Selezionare %MC, %DC, %RG o g.

$$\%MC(\text{Contenuto di umidità}) = \frac{\text{Peso di partenza} - \text{Peso finale}}{\text{Peso di partenza}} \times 100\%$$

$$\%DC(\text{Contenuto di solidi}) = \frac{\text{Peso finale}}{\text{Peso di partenza}} \times 100\%$$

$$\%RG(\text{Contenuto di recupero}) = \frac{\text{Peso di partenza} - \text{Peso finale}}{\text{Peso finale}} \times 100\%$$

7.2.5 Peso di partenza

Il peso di partenza viene utilizzato quando sono stati testati campioni precedenti e il peso di partenza è noto. Quando si utilizza il peso di partenza è necessaria una dimensione consistente dei campioni.

Method 1		
Drying temperature	105 °C	▲
Switch-off criterion	10:00 min	
Display mode	%MC	
Start weight	OFF	
Starting mode	Automatic	▼
Back		

Selezionare il peso di partenza.

Start weight in g		
0.500 ... 201.090		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	
Back	ON	OK

Abilitare il peso di partenza e premere il pulsante **ON**.

Start weight in g		
3.000		
0.500 ... 201.090		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	
Cancel	OFF	OK


Impostare il peso di partenza e premere il pulsante **OK**.

Method 1		
Drying temperature	105 °C	▲
Switch-off criterion	10:00 min	
Display mode	%MC	
Start weight	3.000 g	
Start weight tolerance	10 %	▼
Cancel		Save

Premere **Start weight tolerance** per impostare un margine sul peso di partenza.

Start weight tolerance in %		
10		
1 ... 25		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	
Back		OK


Impostare il peso di partenza in %.

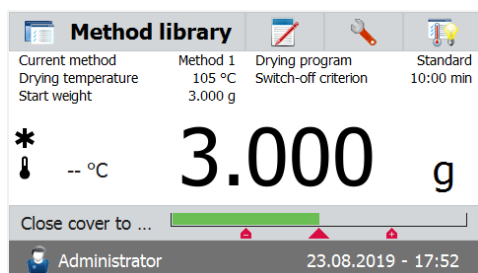


La barra del peso di controllo indica il peso del campione.

7.2.6 Modalità di avvio

In questo menu si può definire se lo strumento svolgerà certe funzioni automaticamente o manualmente.

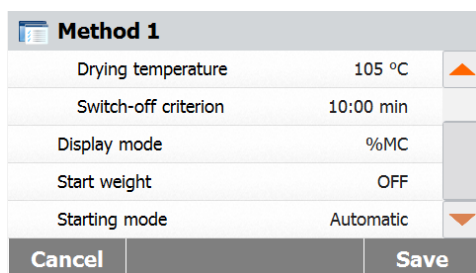

Premere il pulsante **Starting mode**.

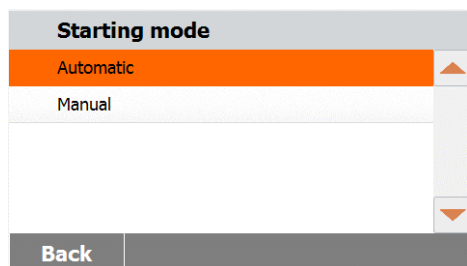

Automatico


Questa modalità può essere usata per la maggior parte dei campioni. Alla chiusura della camera dei campioni si registra il peso del campione e si avvia la misurazione. È l'impostazione predefinita di fabbrica.

Manuale

Si consiglia di usare la modalità operativa manuale per campioni che contengono sostanze facilmente volatili. A differenza della modalità operativa automatica, nella modalità manuale la camera del campione non si chiude automaticamente una volta premuto il pulsante Start/Stop. Si registra invece il peso iniziale importante per la determinazione del contenuto di umidità. Nella modalità operativa manuale si ha il tempo per un'ulteriore preparazione del campione mentre le perdite di peso dovute all'evaporazione durante il tempo di preparazione si misurano dalla partenza. Quando il campione è pronto per la deumidificazione, chiudere la camera del campione. Non appena si chiude la camera automatica del campione, inizia la deumidificazione. Nella modalità operativa manuale è possibile aprire la camera del campione durante un'operazione di deumidificazione. A differenza della modalità automatica la deumidificazione non sarà arrestata ma solo temporaneamente sospesa fino alla nuova chiusura della camera.

7.3 Creazione di metodi

7.3.1 Creazione tramite SmartGuide

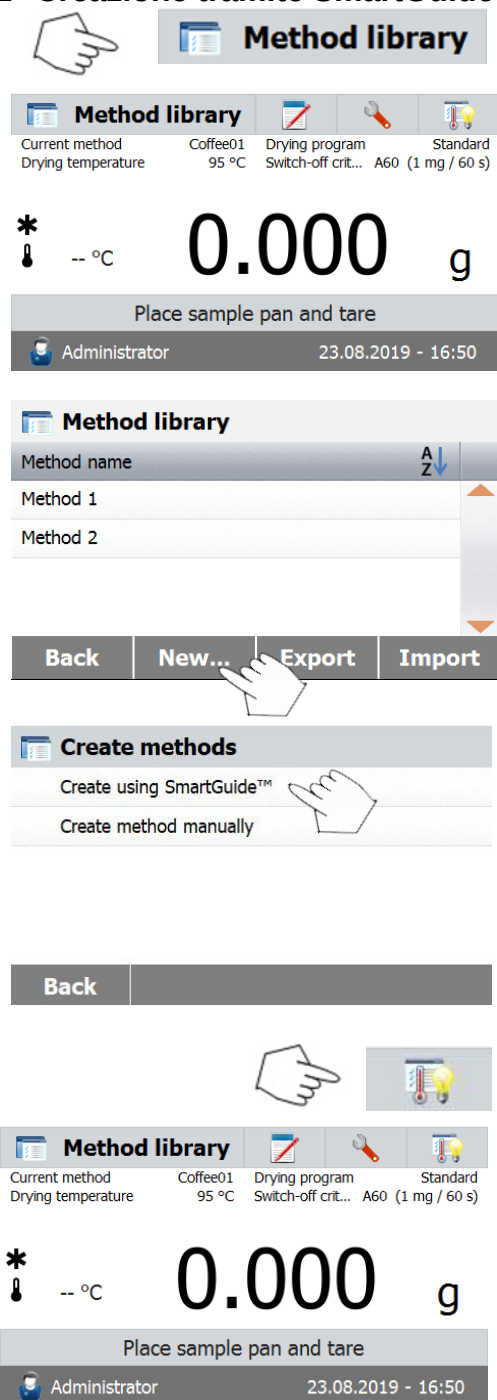

SmartGuide™ aiuta a trovare un metodo con temperatura di deumidificazione ottimale in maniera automatica.


Sarà possibile utilizzare questa funzione con o senza un valore di umidità di riferimento.

Per iniziare, premere **Method library** sulla schermata iniziale. Verrà mostrata la libreria di metodi.

Premere il pulsante **New...**

Premere **Create using SmartGuide™**.

In alternativa, è anche possibile premere il pulsante **SmartGuide™** sulla schermata principale per avviarlo.

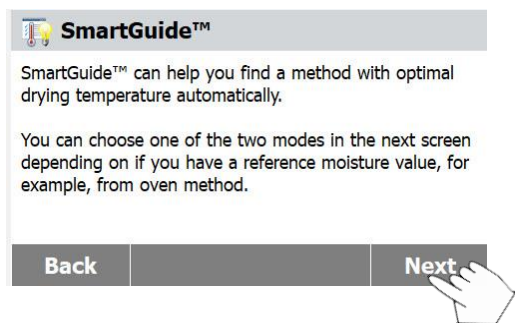

Premere il pulsante **Next**.




Premere **Without reference moisture value** se non si possiede un valore di umidità di riferimento.


Premere **With reference moisture value** se si possiede un valore di umidità di riferimento.



7.3.1.1 Senza valore di umidità di riferimento

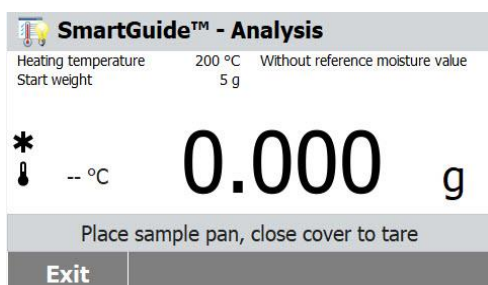


Se si seleziona **Without reference moisture value**, seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di analisi.

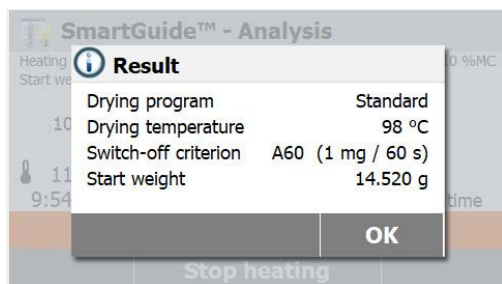


Quando il processo è completato, **SmartGuide™** fornirà un metodo di riscaldamento suggerito che comprenderà il programma di deumidificazione, la temperatura di deumidificazione e il criterio di arresto.

Premere il pulsante **OK** non appena si sarà concluso di revisionare il risultato da inserire in fase di analisi.

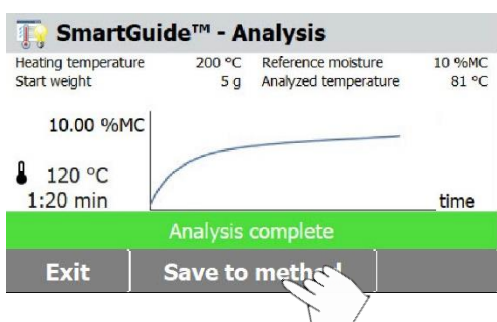

Premere il tasto **Save to method** per salvare il metodo di riscaldamento suggerito nella libreria di metodi per un utilizzo futuro.

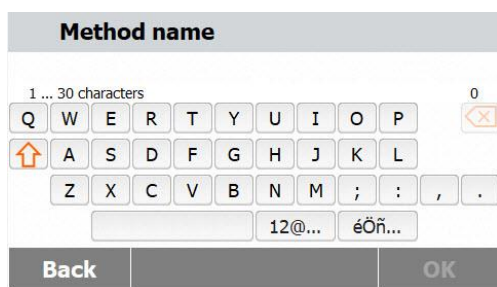

Method name

1 ... 30 characters

Q W E R T Y U I O P


↑ A S D F G H J K L

Z X C V B N M ; : , .

12@... éÖñ...

Back OK

Inserire o il nome del metodo o un numero identificativo e premere il pulsante **OK**.

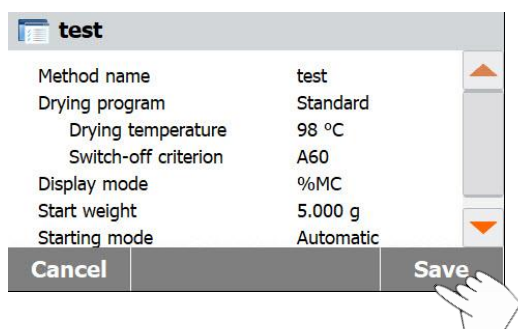

test

Method name test

Drying program Standard

Drying temperature 98 °C

Switch-off criterion A60

Display mode %MC


Start weight 5.000 g

Starting mode Automatic

Cancel Save

Premere il pulsante **Save** per salvare il metodo.

7.3.1.2 Con valore di umidità di riferimento

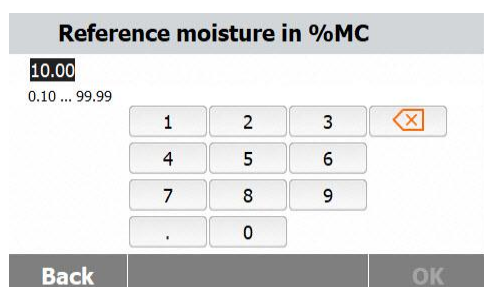

Reference moisture in %MC

10.00

0.10 ... 99.99

1 2 3


4 5 6

7 8 9

. 0

Back OK

Se selezionate **With reference moisture value**, inserire il valore di umidità di riferimento e premere il pulsante **OK**.

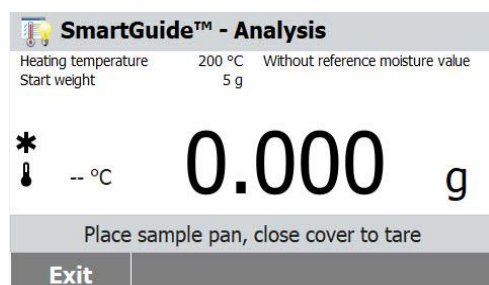

SmartGuide™ - Analysis

Heating temperature 200 °C Without reference moisture value


Start weight 5 g

* -- °C 0.000 g

Place sample pan, close cover to tare

Exit

Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di analisi.

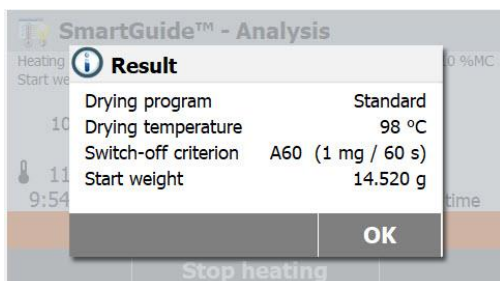

SmartGuide™ - Analysis

Result

Drying program Standard

Drying temperature 98 °C

Switch-off criterion A60 (1 mg / 60 s)


Start weight 14.520 g

OK

Stop heating


Quando il processo è completato, **SmartGuide™** fornirà un metodo di riscaldamento suggerito che comprenderà il programma di deumidificazione, la temperatura di deumidificazione e il criterio di arresto.

Premere il pulsante **OK** non appena si sarà concluso di revisionare il risultato da inserire in fase di analisi.

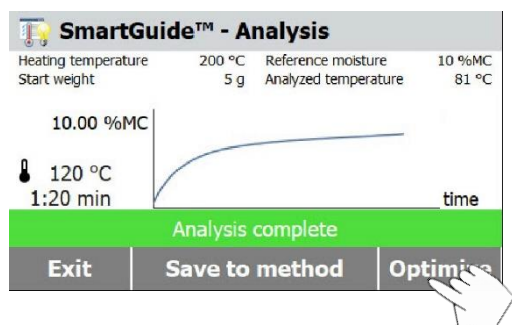


A questo punto, vedrete il pulsante **Optimize**. Premere il pulsante per ottimizzare il risultato originale se necessario.

Si raccomanda avviare il processo di “ottimizzazione” per ottenere un metodo di riscaldamento migliore.

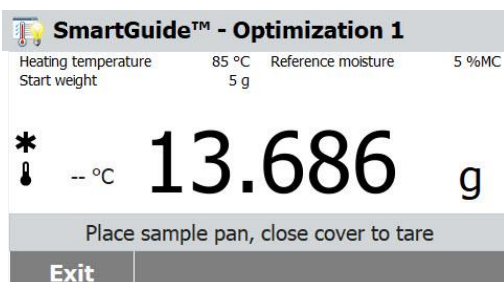


Seguire le istruzioni sullo schermo per terminare il processo di ottimizzazione.

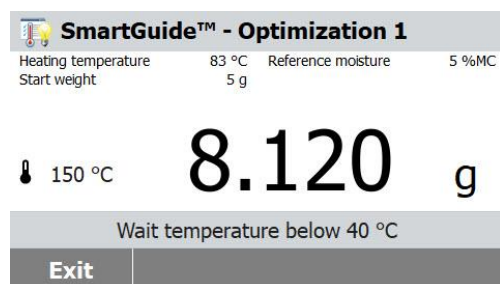

Nota bene: l'analizzatore di umidità ha bisogno di raffreddarsi se la temperatura del vano di riscaldamento supera i 40°C.

Attendere che la temperatura diminuisca prima di procedere nel caso in cui si dovesse verificare tale situazione.

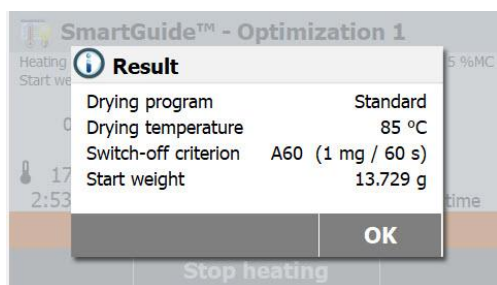


Quando il processo di ottimizzazione è concluso, **SmartGuide™** fornirà un metodo di riscaldamento suggerito che comprenderà il programma di deumidificazione, la temperatura di deumidificazione e il criterio di arresto.


Premere il pulsante **OK** dopo aver terminato di rivedere il risultato da inserire nella fase successiva. Laddove si voglia, si potrà iniziare un secondo processo di ottimizzazione.

Per fare ciò, premere il pulsante **Optimize** e ripetere i passaggi precedenti di ottimizzazione.

Altrimenti, premere il pulsante **Exit** per uscire.

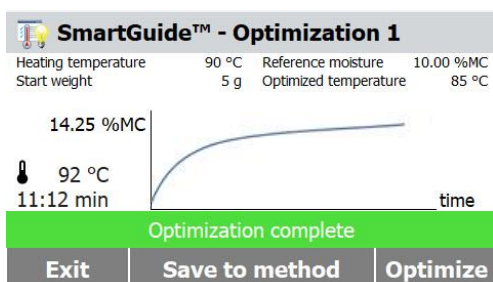


7.3.2 Inserimento del nome di un metodo

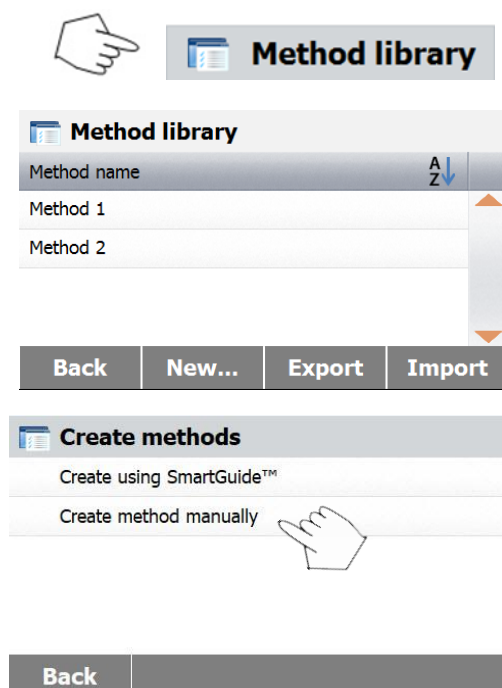


Premere **Method library** dalla schermata iniziale. Verrà visualizzata la libreria di metodi.

Premere il pulsante **New...**

Premere **Create method manually**.

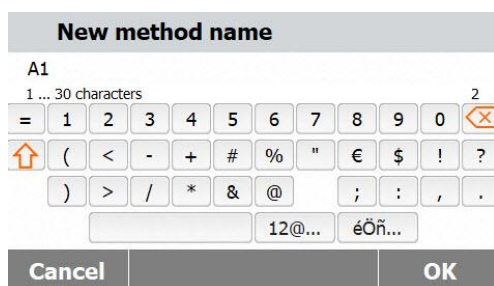


Inserire un nome o un numero di identificazione per il metodo e premere il pulsante **OK**.

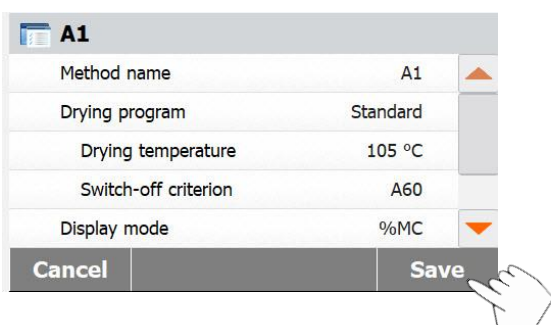

Premere ogni selezione per impostare i valori desiderati.
Premere il pulsante **Save** al termine dell'operazione.

7.4 Metodo predefinito

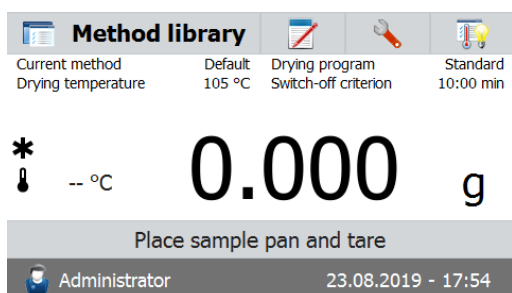

L'analizzatore è fornito con un metodo predefinito preinstallato.

Seguire il messaggio di istruzione per avviare direttamente una misurazione.
Premere l'area dei parametri per modificare.

Default	
Method name	Default
Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C
Switch-off criterion	10:00 min
Display mode	%MC
Back	

Una volta cambiate le impostazioni sarà disponibile il pulsante **Save**.
Premere **Save** per salvare il metodo predefinito.

8. RISULTATI

In questa sezione si illustrano la gestione e la valutazione dei risultati delle misurazioni.

8.1 Risultati dei test



Premere il pulsante **Results** sulla schermata iniziale per accedere al menu dei risultati.

Results	
Method name	A Z
Method 1	
Method 2	
Back	

Selezionare il nome del metodo per elencare tutti i risultati dei test entro il metodo.

Premere  per filtrare per il nome del metodo.
Premere **Back** per tornare alla schermata iniziale.


8.1.1 Dati e curve dei risultati

Method 1	
10.12.2015 - 14:27	10.00 %MC
10.12.2015 - 14:00	10.06 %MC
Back Delete Export Statistics	

Premere la voce dei risultati per accedere ai dati dettagliati. Premere **Back** per tornare alla fase precedente. Premere **Delete** per cancellare i risultati. Premere **Export** per esportare questi risultati. Premere **Statistics** per accedere al menu delle statistiche.

Method 1	
User name	Administrator
Start weight	10.000 g
Total time	10:00 min
Dry Weight	8.990 g
End result	10.10 %MC
Measurement end	10.12.2015 - 14:27
Back Delete Export Curve	

Premere **Back** per tornare alla fase precedente. Premere **Delete** per cancellare i risultati correnti. Premere **Export** per esportare i risultati correnti. Premere **Curve** per mostrare la curva dei risultati.

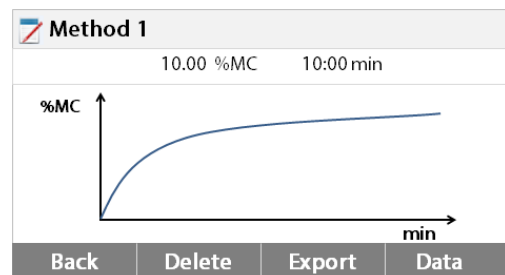

Premere **Back** per tornare all'elenco dei risultati. Premere **Delete** per cancellare i risultati correnti. Premere **Export** per esportare i risultati correnti. Premere **Data** per mostrare dati dettagliati sui risultati.

8.1.2 Statistiche

Method 1		
10.12.2015 - 14:27	10.00 %MC	▲
10.12.2015 - 14:00	10.06 %MC	
		▼

Back	Delete	Export	Statistics
------	--------	--------	------------

Selezionare il nome del metodo per elencare tutti i risultati dei test entro il metodo.
Premere **Statistics** per accedere al menu delle statistiche.

Result selection		
Custom selection of "All" (0)		
☐	10.12.2015 - 14:27 10.00 %MC	▲
☐	10.12.2015 - 14:00 10.06 %MC	
		▼

Cancel	OK
--------	----

Premere le voci che si desidera selezionare.

Premere  per selezionare tutte le voci.

Premere **Cancel** per tornare alla fase precedente.

Result selection		
"All" (2)		
☒	10.12.2015 - 14:27 10.00 %MC	▲
☒	10.12.2015 - 14:00 10.06 %MC	
		▼

Cancel	OK
--------	----

Statistics	
Sample number	2
Last data	10.00 %MC
Mean X	10.03 %MC
Standard deviation	0.04%
Min X	10.00 %MC
Max X	10.06 %MC

Back

Dopo avere selezionato le voci sarà disponibile il pulsante **OK**.
Premere le voci dei risultati che si desidera rimuovere.

Premere  per rimuovere tutte le voci.
Premere **Cancel** per tornare indietro.
Premere **OK** per eseguire.

8.1.3 Esportazione di risultati

Method 1		
10.12.2015 - 14:27	10.00 %MC	▲
10.12.2015 - 14:00	10.06 %MC	
		▼

Back	Delete	Export	Statistics
------	--------	--------	------------

Premere **Export** per esportare tutti i risultati.

Export results	
File name prefix	Method 1
Location	<i>Browse and select</i>
Export selection	"All" (2)

Cancel	Export
--------	--------

Premere **File name prefix** per modificare il nome del file.
Premere **Location** per selezionare l'unità di esportazione.
Premere **Export selection** per selezionare i risultati da esportare.
Premere **Cancel** per tornare alla fase precedente.

Export results	
File name prefix	Method 1
Location	<i>Browse and select</i>
Export selection	"All" (2)
 Method 1	
10.12.2015 - 14:27	10.00 %MC
10.12.2015 - 14:00	10.06 %MC
Back Delete Export Statistics	

Dopo avere selezionato l'unità di esportazione sarà disponibile il pulsante **Export**.


Premere **Cancel** per tornare indietro.

Premere **Export** per esportare i risultati.

Premere una voce dei risultati per controllare i relativi dati ed esportarli.

Method 1	
User name	Administrator
Start weight	10.000 g
Total time	10:00 min
Dry Weight	8.990 g
End result	10.10 %MC
Measurement end	10.12.2015 - 14:27
Back Delete Export Curve	

Premere **Export** per esportare questo risultato.

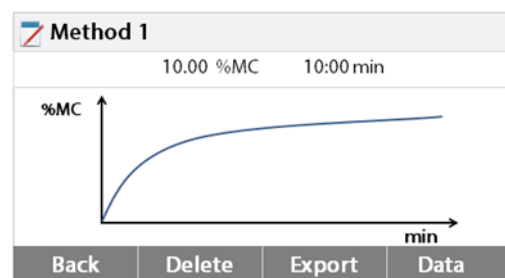

Premere **Export** per esportare questo risultato.

Export results	
File name	Method 1-2015-12-10-15-40
Location	<i>Browse and select</i>
Cancel Export	

Premere **File name** per modificare il nome del file.

Premere **Location** per selezionare l'unità di esportazione.

Premere **Cancel** per tornare alla fase precedente.

Export results	
File name	Method 1-2015-12-10-15-40
Location	<i>Browse and select</i>
Cancel Export	

Dopo avere selezionato l'unità di esportazione sarà disponibile il pulsante **Export**.

Premere **Cancel** per tornare indietro.


Premere **Export** per esportare i risultati.

9. COME OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI

Dopo le vostre prime operazioni pratiche con l'Analizzatore di Umidità, in questa sezione troverete informazioni importanti su come ottenere risultati ottimali. Apprenderete quali sono i parametri che influenzano il processo di misurazione e come si può adattare lo strumento in maniera ottimale agli specifici test di misurazione.

9.1 Principio di misurazione dell'Analizzatore di Umidità Alogeno

Lo strumento esegue misure in base al principio termogravimetrico, ossia determina l'umidità a partire dalla perdita di peso del campione essiccato per riscaldamento.

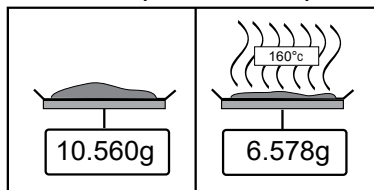

L'Analizzatore di Umidità Ohaus comprende due strumenti: una bilancia di precisione e un'unità di deumidificazione. A differenza di altri metodi termogravimetrici (forno di deumidificazione, infrarossi, microonde) l'Analizzatore di Umidità Alogeno opera con un'unità di deumidificazione ad alogeni. In questo modo si assicurano un rapido riscaldamento del campione e una conseguente rapida disponibilità dei risultati delle misurazioni.

Oltre ai metodi termogravimetrici, per la determinazione dell'umidità sono comuni anche metodi chimici ed elettrici. Un metodo chimico ben noto è quello di Karl Fischer, in cui si determina il contenuto d'acqua per titolazione. Questo metodo è particolarmente idoneo per la determinazione del contenuto d'acqua in liquidi o per la rilevazione di quantità di acqua molto piccole (nell'ordine di grandezza delle parti per milione) in campioni solidi e liquidi.

Indipendentemente dal metodo di misurazione usato, la qualità delle misurazioni dipende fortemente dalla preparazione del campione e da una scelta corretta dei parametri di misurazione più importanti:

- Dimensione del campione
- Tipo di campione
- Temperatura di deumidificazione
- Tempo di deumidificazione


Nella pratica, tuttavia, è importante non solo la qualità dei risultati delle misurazioni ma anche la velocità del processo. Grazie al suo principio di deumidificazione (con il calore generato da un radiatore ad alogeni), l'Analizzatore di Umidità Alogeno è molto veloce. È anche possibile aumentare ulteriormente la velocità di deumidificazione tramite un'impostazione ottimale dello strumento.

La temperatura di deumidificazione e il tempo di deumidificazione ottimali dipendono dalla natura e dalle dimensioni del campione e dalla precisione desiderata per i risultati della misurazione. Queste possono essere determinate solo per via sperimentale.

9.2 Campionatura e preparazione dei campioni

Le caratteristiche, la preparazione e le dimensioni dei campioni sono tutti fattori importanti che contribuiscono ad aumentare la velocità e la qualità del processo di misurazione.

La campionatura e la preparazione dei campioni influiscono fortemente sulla riproducibilità dei risultati misurati. È importante anche che il campione sotto indagine sia una parte rappresentativa della quantità totale del campione sottoposto al test.

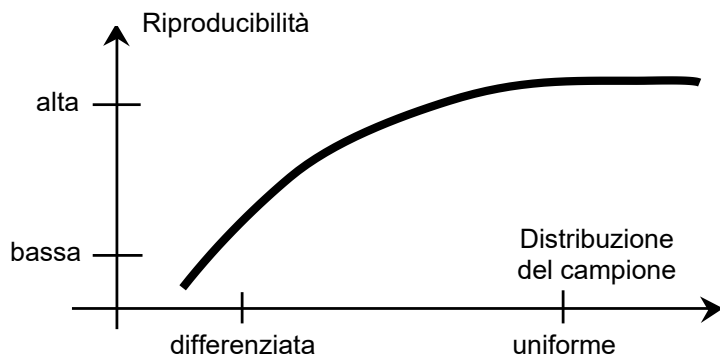

I risultati finali di una determinazione dell'umidità dipendono da una preparazione dei campioni concepita con cura. La parte del campione usata per l'analisi deve essere sempre rappresentativa della quantità totale. La preparazione dei campioni include processi operativi come la campionatura, la suddivisione dei campioni, la riduzione delle dimensioni, l'omogeneizzazione e altri. Tutti questi processi devono essere eseguiti quanto più rapidamente possibile e senza perdita o assunzione di umidità. Come per la maggior parte dei prodotti, i campioni di laboratorio non sono omogenei. Di conseguenza una campionatura aleatoria non genera un campione rappresentativo. È necessario tenere conto di norme e direttive appropriate per determinare il metodo di campionamento, che dipenderà dal prodotto, dalla coerenza e dalla quantità usata.

Numero di campioni

Un aumento nel numero dei campioni comporta sempre un miglioramento nell'affidabilità statistica dei risultati dell'analisi. Le dimensioni dipendono dall'omogeneità del materiale di prova, dalla precisione del materiale di prova, dalla precisione del metodo di misurazione e dalla precisione desiderata del metodo di misurazione.

Riduzione meccanica delle dimensioni

La divisione dei campioni si esegue solitamente tramite tipi specifici di macine, che dipendono dalle caratteristiche dei campioni. I campioni duri e friabili si riducono principalmente in dimensione tramite pressione, impatto o azione di attrito, mentre le sostanze morbide o viscoplastiche possono essere sminuzzate solo con azione di taglio o recisione. Indipendentemente dal principio operativo di una macina, ai fini della successiva determinazione dell'umidità non si devono avere perdite di umidità durante le operazioni di riduzione. Se queste perdite non si possono evitare, si dovranno almeno calcolare. Il recupero quantitativo nella camera della macina dovrà inoltre essere semplice e completo.

Uso di sabbia quarzifera

Per assicurare un processo di deumidificazione ottimale i campioni dovrebbero sempre avere un'area quanto più ampia possibile. Si possono migliorare notevolmente i risultati per sostanze che formano croste (ad es. sciroppo di glucosio) o per sostanze pastose (ad es. burro) miscelando le stesse con sabbia quarzifera. Per questo processo sono necessari piatti con un grande volume e pareti relativamente alte.

Sostanze pastose, fondenti e contenenti grasso

Per sostanze di questo tipo l'uso di un filtro a fibra di vetro è vantaggioso per aumentare la superficie del campione. Il filtro in fibra di vetro è tarato insieme con il piatto del campione. Il liquido contenuto nella sostanza è distribuito in maniera uniforme ed estensiva negli interstizi

tra le fibre in tutta l'area disponibile. Lo stesso vale anche per grassi in fusione e campioni contenenti grasso. Questo aumento nella superficie porta a una vaporizzazione più rapida e più veloce dell'umidità. La pre-deumidificazione del filtro in fibra di vetro e la conservazione di un dissecatore sono necessarie solo per risultati delle misurazioni ad alta precisione.

Sostanze liquide

Spesso le sostanze liquide (ad es. dispersioni) tendono a formare gocce sul piatto del campione a causa della tensione superficiale del liquido. Questo impedisce un processo di deumidificazione rapido. L'uso di un filtro in fibra di vetro commerciale abbrevia il tempo di deumidificazione di un fattore compreso tra 2 e 3. Il filtro in fibra di vetro distribuisce il campione di liquido su un'ampia area grazie alla propria azione assorbente. La pre-deumidificazione del filtro in fibra di vetro e la conservazione di un dissecatore sono necessarie solo in caso di risultati delle misurazioni ad alta precisione.

Sostanze sensibili alle temperature e con formazione di buccia

L'uso di un filtro in fibra di vetro può essere utile per sostanze sensibili alle temperature e con formazione di buccia. In questo caso il campione da essiccare è coperto dal filtro e quindi riceve una "nuova superficie" che scherma la superficie del campione contro la radiazione IR diretta. Un riscaldamento delicato dei campioni si basa sulla convezione piuttosto che sulla radiazione IR. L'esperienza con questo tipo di preparato finora è stata buona, in particolare per prodotti contenenti zucchero. In più, la schermatura del campione contro la radiazione IR diretta coprendo la sostanza del test può apportare un notevole contributo al miglioramento della riproducibilità con campioni sensibili alla temperatura.


Sostanze contenenti zuccheri

I campioni contenenti grande quantità di zucchero tendono a caramellizzare sulla superficie. In tali casi assicurarsi di applicare uno strato sottile. Selezionare inoltre una temperatura moderata.

Applicazione di campioni sul piatto di deumidificazione

Per ottenere risultati riproducibili è essenziale assicurare una distribuzione uniforme del campione sul piatto. Una distribuzione diseguale può causare una distribuzione del calore non omogenea nel campione. Di conseguenza il campione potrebbe essiccare in modo incompleto a causa dell'accumulo eccessivo. Gli strati più spessi hanno un effetto avverso sulla fuga di umidità. Il conseguente allungamento dei tempi di misurazione promuove la decomposizione alla superficie del campione tramite azione termica prolungata.

La formazione di film sul campione può prevenire una fuga completa dell'umidità. Con tali campioni assicurare l'applicazione di uno strato di spessore sottile e uniforme. Con campioni facilmente volatili si consiglia una rapida applicazione del campione sul piatto. In caso contrario potrebbe sfuggire umidità prima di registrare il peso iniziale. Qui è appropriato l'uso della modalità operativa manuale.

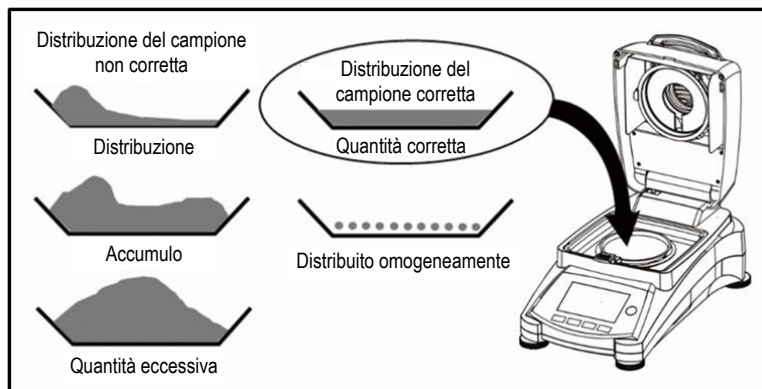

Trattamento del campione durante la deumidificazione

Occasionalmente dopo la registrazione del peso iniziale del campione e prima dell'effettiva deumidificazione si sottopone la sostanza del test a ulteriore trattamento. L'Analizzatore di Umidità Alogeno OHAUS offre questa possibilità nella modalità operativa manuale.

Tali applicazioni possono includere le seguenti:

- Miscelazione di sabbia quarzifera: nel calcolare il risultato finale si tiene conto correttamente dell'umidità che vaporizza durante la miscelazione del campione.
- Coagulazione di proteine per aggiunta goccia a goccia di soluzioni alcoliche. Questo previene la formazione di buccia durante la deumidificazione. Il solvente aggiunto non è incluso nel risultato finale.
- Formazione di azeotropi facilmente volatili tramite aggiunta di solventi insolubili in acqua (ad es. xilene o toluene).





CAUTELA: Rischio di incendio o esplosione.
Vedere le informazioni di avviso alla Sezione 1.

Si osservi che l'aggiunta di solventi può portare alla formazione di miscele infiammabili o persino esplosive. Con applicazioni di questo tipo si dovrà quindi operare con quantità di campioni estremamente ridotte e con l'attenzione necessaria. In caso di dubbi si dovrà eseguire un'attenta analisi dei rischi.

Selezione del peso ottimale dei campioni

Il peso dei campioni influisce sia sulla precisione dei risultati delle misurazioni sia sul tempo di misurazione. Con grosse quantità di campione si deve vaporizzare molta più acqua e la determinazione dell'umidità richiede tempi più lunghi.

Per mantenere quanto più breve possibile il tempo di misurazione si consiglia di scegliere un peso ridotto per il campione, ma non così ridotto da impedire di raggiungere la precisione di misurazione richiesta.

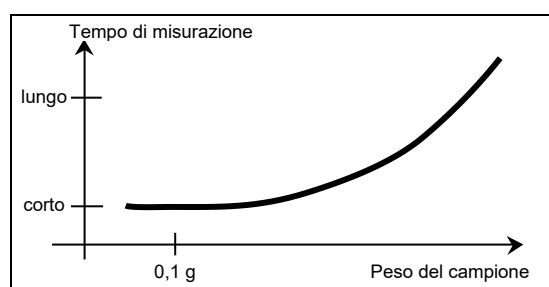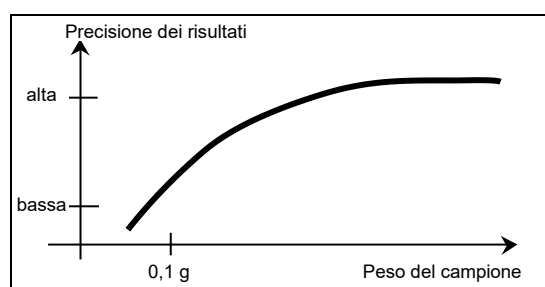

Influenza del peso del campione sulla ripetibilità dei risultati

Il peso dei campioni influisce sulla ripetibilità dei risultati dell'Analizzatore di Umidità. La ripetibilità peggiora sempre al diminuire del peso dei campioni. In tabella qui sotto si mostra la relazione tra il peso del campione e la ripetibilità.

Peso del campione	Ripetibilità
0,5 g	±0,6%
1 g	±0,3%
2 g	±0,15%
5 g	±0,06%
10 g	±0,03%

La tabella qui sopra si basa sull'ipotesi che il campione sia ideale e omogeneo e che la sua umidità possa sempre essere completamente separata e senza decomposizione (ad es. sabbia umida). Le deviazioni rappresentano sempre l'incertezza, che dipende dal campione, e la ripetibilità dello strumento. Nella pratica le differenze di misurazione che compaiono entro una serie di misurazioni possono quindi essere maggiori dei valori mostrati in tabella per l'Analizzatore di Umidità.

Nei due esempi riportati qui di seguito si mostra come sia possibile determinare il peso del campione per mantenere il tempo di deumidificazione al minimo e soddisfare i requisiti di precisione dello strumento.

Esempio 1

La ripetibilità dovrà essere migliore di $\pm 0,15\%$. La tabella delle precisioni mostra che a questo proposito è necessario un peso del campione di almeno 2 g.

Esempio 2

Peso netto del campione:	10 g
Valore medio dei risultati:	15,5%
Ripetibilità da tabella:	$\pm 0,03\%$
Dispersione dei risultati delle misurazioni (campione ideale):	15,47% – 15,53%

9.3 Selezione della temperatura di deumidificazione

La temperatura di deumidificazione influisce pesantemente sul tempo di misurazione e deve essere selezionata in modo che il campione non si decomponga né alteri la propria struttura chimica. Una temperatura di deumidificazione troppo bassa può prolungare inutilmente i tempi di deumidificazione.


Si osservi inoltre che certi campioni possono liberare quantità di umidità diverse a temperature di deumidificazione diverse. Questo avviene con sostanze in cui varia la resistenza dei legami che tengono insieme l'umidità o che tendono a evidenziare segni di decomposizione. Deviazioni minime dai valori del contenuto di umidità rispetto al metodo di riferimento possono essere compensate variando la temperatura di deumidificazione.

Si suggerisce la procedura seguente per selezionare la temperatura.

- Stimare il contenuto di umidità del campione.
- Determinare la temperatura di decomposizione del campione tramite esperimenti.
- Confrontare i risultati delle misurazioni con il metodo di riferimento, se esistente.
- Se è presente una quantità eccessiva di umidità, abbassare la temperatura di deumidificazione. Se i risultati sperimentali sono troppo bassi, la temperatura di deumidificazione potrebbe essere troppo bassa o il tempo di deumidificazione troppo breve.

Con campioni a elevato contenuto di umidità è possibile abbreviare il tempo di misurazione selezionando la fase o il programma a deumidificazione rapida. Qui si separa la maggior parte dell'umidità esistente a temperatura elevata. In seguito si abbassa la temperatura di deumidificazione e si mantiene costante fino alla fine del processo.

La temperatura eccessiva si usa per la vaporizzazione dell'umidità ma la temperatura effettiva del campione non supera la temperatura di ebollizione del liquido (effetto di raffreddamento tramite vaporizzazione endotermica). In certi casi si potrebbe ancora avere riscaldamento locale alla superficie del campione.

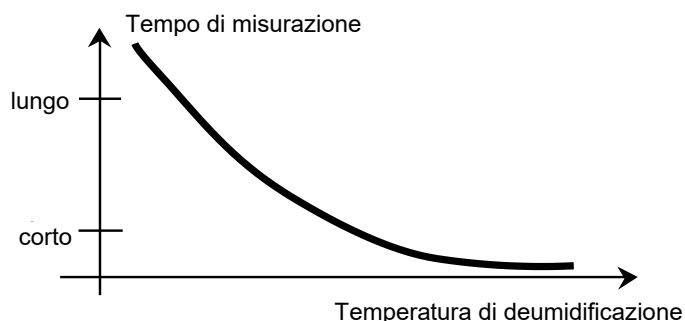

Per MB120, OHAUS fornisce una guida di temperatura per stimare la temperatura appropriata a scopo di riferimento. Per dettagli vedere alla Sezione 9.2.


9.4 Selezione del programma di deumidificazione

Nell'Analizzatore di Umidità Alogeno sono disponibili vari metodi di deumidificazione. Sono previsti quattro metodi per il controllo del profilo di temperatura, specificamente:

- Programma di deumidificazione standard
- Programma di deumidificazione veloce
- Programma di deumidificazione crescente
- Programma di deumidificazione a gradini


Deumidificazione standard

La deumidificazione standard è idonea per la determinazione esatta del contenuto di umidità nella maggior parte delle sostanze. Per casi speciali o per misurazioni ottimizzate nel tempo può essere vantaggiosa la selezione di un programma di deumidificazione più complesso.

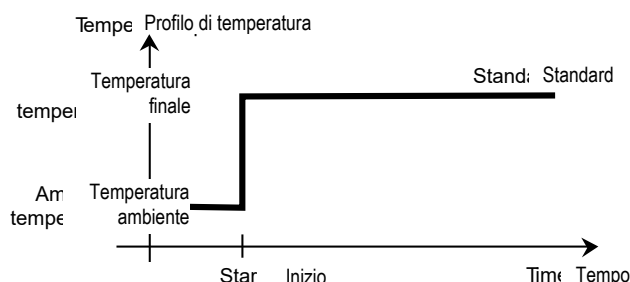


Deumidificazione crescente

Si seleziona la deumidificazione crescente se le sostanze all'inizio non sono stabili all'esposizione al pieno potere riscaldante del radiatore ad alogeni. Nella deumidificazione crescente si previene la decomposizione dei campioni sensibili grazie a un riscaldamento graduale. La deumidificazione crescente può essere usata con successo in sostanze che formano buccia.

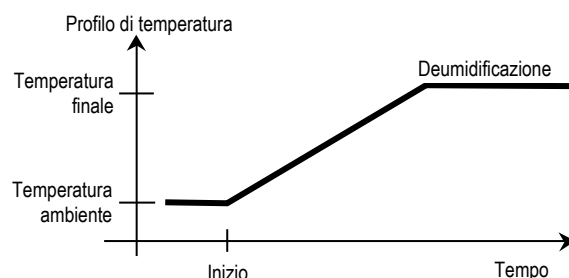


Deumidificazione veloce

Il programma di deumidificazione veloce è idoneo per campioni con un contenuto di umidità tra il 5% e il 15%. Nella deumidificazione veloce la potenza del radiatore supera il valore di temperatura impostato durante il primo minuto successivo all'inizio della deumidificazione. In questo modo si compensa il calore endotermico di vaporizzazione e si accelera il processo di deumidificazione. Si osservi che il campione deve contenere umidità sufficiente per raffreddarsi durante il primo minuto.

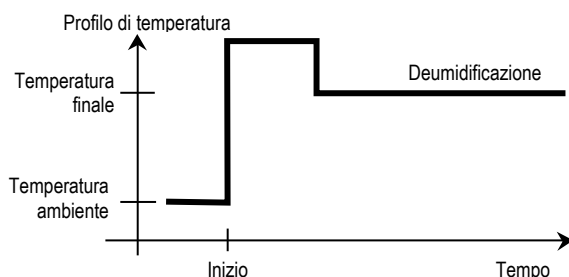

Deumidificazione a gradini

Il programma di deumidificazione a gradini ha un uso simile a quello della deumidificazione veloce. La durata della fase di temperatura in eccesso e il valore di temperatura sono liberamente selezionabili. Si usa principalmente con campioni con un contenuto di umidità superiore al 15%.

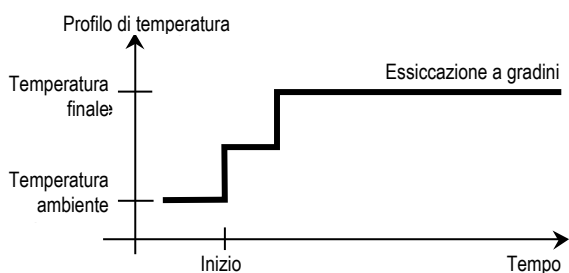

Una possibilità di applicazione alternativa sta nella determinazione selettiva dell'umidità alle diverse temperature. Il gesso, ad esempio, rilascia acqua superficiale a 50 °C, ma l'acqua di cristallizzazione non può essere separata fino a 168 °C. Con questo programma di deumidificazione è quindi possibile determinare l'acqua di superficie e l'acqua di cristallizzazione separatamente entro la stessa misurazione tramite un profilo di temperatura controllato.

9.5 Selezione del tempo di deumidificazione


L'Analizzatore di Umidità Alogeno offre due tipi diversi di criteri di arresto. Per "criterio di arresto" si intende la condizione che deve essere soddisfatta affinché l'Analizzatore di Umidità Alogeno si arresti automaticamente e concluda la deumidificazione.

Il primo tipo è un arresto temporizzato, che si usa principalmente quando il processo di deumidificazione non raggiunge un valore finale costante e il campione perde continuamente massa nel tempo tramite decomposizione o sviluppo di componenti di difficile volatilizzazione. Nel secondo tipo si riconosce automaticamente la fine della deumidificazione. La bilancia integrata determina costantemente la perdita di peso del campione durante la deumidificazione. Se la perdita di peso per unità di tempo è minore del livello predeterminato, si arresta la deumidificazione e si visualizza il risultato finale.

Arresto automatico

Il criterio di arresto automatico si divide in tre livelli selezionabili:

- **A30:** perdita di meno di 1 mg in 30 secondi, usato per sostanze a deumidificazione rapida.
- **A60:** perdita di meno di 1 mg in 60 secondi, usato per campioni standard.
- **A90:** perdita di meno di 1 mg in 90 secondi, usato per sostanze a deumidificazione lenta (ad es. plastica).

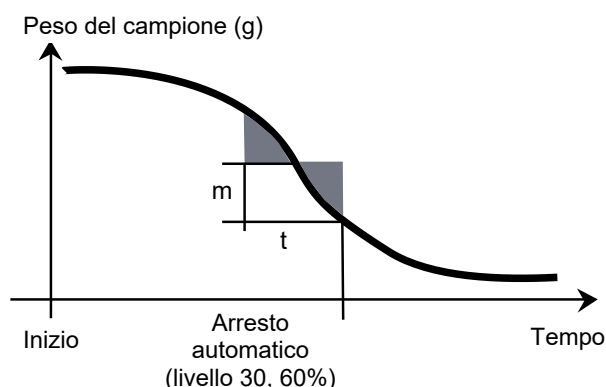

Arresto automatico libero

Il criterio di arresto automatico libero si basa su una perdita di peso media definita dall'utente per unità di tempo o su una perdita di peso percentuale per unità di tempo. Appena questa scende sotto il valore predeterminato, si arresta automaticamente la misurazione.

Manuale

Con questo criterio di arresto il processo di misurazione prosegue finché viene arrestato con il pulsante STOP. Il display evidenzia il tempo trascorso.


Arresto temporizzato

Con questo criterio di arresto la misurazione dura fino alla conclusione del tempo di deumidificazione predeterminato.

9.6 Analisi del profilo di deumidificazione


Nel primo tipo il profilo di deumidificazione è asintotico. La quantità di umidità persa assume un valore costante e non varia più dopo tempi di deumidificazione prolungati. Con questo profilo di deumidificazione le determinazioni ripetibili del contenuto di umidità sono sempre facili.

Il risultato della misurazione corrisponde poi esattamente al valore costante dell'asintoto. È inoltre corrispondentemente facile trovare un criterio di arresto idoneo.

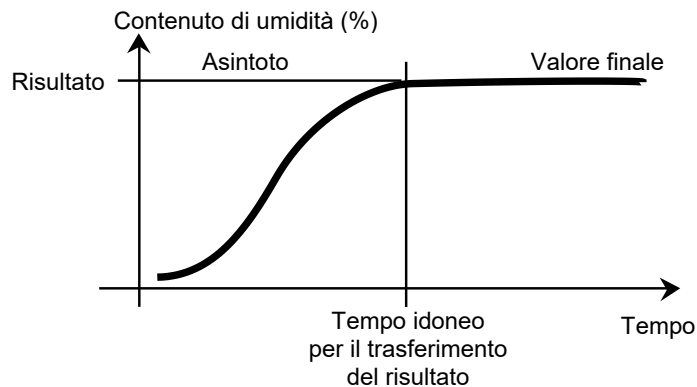

Nel secondo tipo la deumidificazione procede spedita all'inizio e poi si appiattisce. Il contenuto di umidità non assume mai un valore costante. Le cause di un tale profilo di deumidificazione possono essere le seguenti:

il campione esibisce decomposizione termica, i prodotti della decomposizione vaporizzano e il campione perde continuamente peso; grassi, oli, plastificanti o altre componenti volatili possono portare a profili sovrapposti in ragione della loro vaporizzazione più lenta dell'acqua; la difficoltà di volatilizzare componenti causa una diminuzione lenta e continua nel peso. I risultati delle misurazioni per un tale profilo di deumidificazione possono essere ottimizzati:

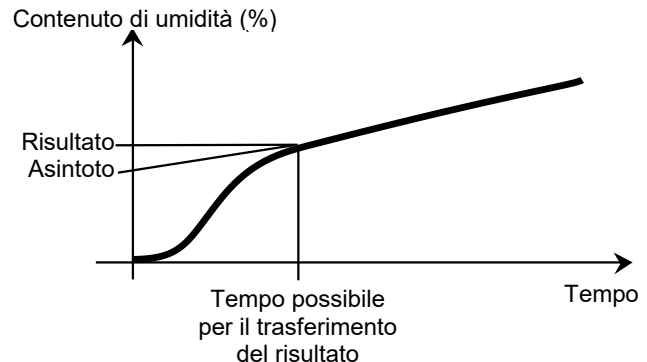

- abbassando la temperatura e rallentando di conseguenza la reazione di decomposizione;
- selezionando un criterio di arresto idoneo per permettere di riconoscere alla fine dell'analisi il punto di rottura desiderato della curva di deumidificazione;
- selezionando un tempo di deumidificazione costante, fatto che produce spesso buoni risultati di misurazione;
- mantenendo costante il peso iniziale del campione ($\pm 10\% \dots \pm 20\%$).

10. STAMPA DEI DATI DEI TEST

Per stampare dati su un computer esterno è necessario innanzitutto impostare i parametri di comunicazione.

La stampa su una stampante o computer esterno avrà luogo ogni volta che si preme il pulsante Print. Se in un menu di test si imposta l'intervallo di stampa, la stampa può avere luogo in maniera continuata a intervalli specificati.

La calibrazione del peso dei campioni, la calibrazione della temperatura e i dati dei test (con o senza GLP attivi) si mostrano come segue.

Stampa della calibrazione del peso

REGOLAZIONE PESO ESTERNA	
Regolazione peso fine 19. Dic 2017 11h20	
Tipo	MB120
N °serie essiccatore	1234567
Nome UtenteAmministratore	
Peso nominale	50,000 g
Peso effettivo	50,001 g
Differenza	0,001 g
Temperatura cella 27,19 °C	
Regolazione	Completata
ID peso:	
.....	
Firma:	
.....	
-----FINE-----	

Stampa della calibrazione della temperatura

--REGOLAZIONE TEMPERATURA--	
Regolazione Temperatura fine 19. Dic 2017 17h00	
Tipo	MB120
N °serie essiccatore	1234567
Nome UtenteAmministratore	
Temp1 obiettivo	100,0 °C
Temp1 effettiva	100,0 °C
Temp2 obiettivo	160,0 °C
Temp2 effettiva	166,0 °C
Regolazione	Completata
Temp Kit ID:	
.....	
Firma:	
.....	
-----FINE-----	

Stampa dei dati dei test

DETERMINAZIONE UMIDITÀ	
Tipo	MB120
N° serie essiccatore	1234567
Software essiccatore	1,30
Software terminale	1.10.01
Nome utente	Amministratore
Azienda ABC	
Dipartimento QC	
Strumento ID01	
Nome metodo	01
Progr. essicc.	Standard
Temper. essicc.	100 °C
Arresto	A60 (1mg/60s)
Peso iniziale	10.098 g
00:00:30	9,17%MC
00:01:00	12,35 %MC
00:01:30	15,28 %MC
00:02:00	21,94 %MC
00:03:13	24,64 %MC
00:05:00	29,36 %MC
00:05:21	31,94 %MC
Tempo totale	00:05:21
Peso a secco	6,873 g
Contenuto di umidità	3,225 g
Risultato finale	31,94 %MC
Nota	
Firma:	
.....	
Misurazione fine	19. Dic 2017 15h35
-----FINE-----	

Stampa statistiche

--- DATI STATISTICI ---	
Tipo	MB120
N° serie essiccatore	1234567
Software essiccatore	1,30
Software terminale	1.10.01
Numero campione	6
Ultimi dati	88,12 %MC
Valore medio	87,01 %MC
Deviaz. standard	2,06 %MC
Valore minimo	83,47 %MC
Valore massimo	88,98 %MC
Firma:	
.....	
-----FINE-----	

Nota bene: se si connette l'analizzatore di umidità alla stampante OHAUS SF40A, si suggerisce di chiudere la funzione di bilanciamento della stampante dalle impostazioni.

10.1 Tabella dei comandi per RS232

Formati di output

Gli output dei dati possono essere avviati in due modi diversi:

1. Premendo il pulsante Print.
2. Usando la funzionalità Print Interval.

Comandi RS232

Tutte le comunicazioni si eseguono usando il formato ASCII standard. L'Analizzatore di Umidità riconosce solo i caratteri mostrati nella tabella seguente. Un errore "ES" in risposta a un comando non valido indica che l'Analizzatore di Umidità non ha riconosciuto il comando. I comandi inviati all'Analizzatore di Umidità devono terminare con un salto di linea o ritorno carrello-salto di linea (CRLF). I dati in uscita dall'Analizzatore di Umidità terminano sempre con un (CRLF).


TABELLA DEI COMANDI PER RS232

Caratteri del comando	Descrizione
V	Legge versione SW
TIM	Legge/imposta ora attuale
DAT	Legge/imposta data attuale

10.2 Piedini di uscita RS232

Nella tabella seguente si illustrano le connessioni dei piedini in uscita sul connettore RS232.

1		N.C.
2	<—	Data out (TXD)
3	—>	Data out (RXD)
4 e 6		N.C.
5		Terra
7	—>	Approvazione di invio (CTS)
8	<—	Richiesta di invio (RTS)
9		N.C.

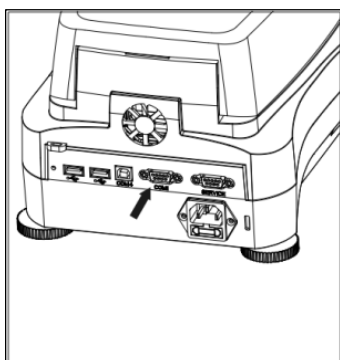


Attenzione: la porta RS232 (COM1) è posta presso la porta di dispositivo USB.

11. CURA E MANUTENZIONE


In questa sezione apprenderete come mantenere in buone condizioni il vostro Analizzatore di Umidità e sostituire pezzi di consumo.

11.1 Pulizia delle componenti interne/esterne

Per continuare a ottenere misurazioni precise è consigliabile pulire le componenti interne a intervalli regolari. Osservare le istruzioni seguenti per pulire lo strumento.

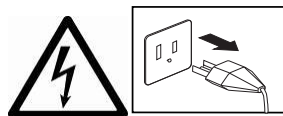

AVVERTENZA: Pericolo di scarica elettrica. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima di pulirlo.

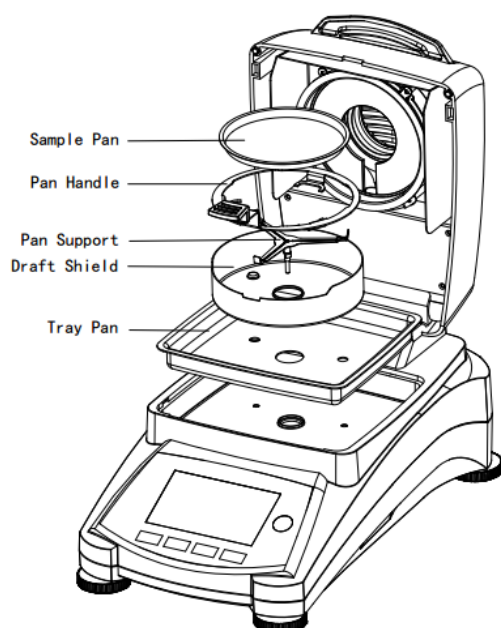


Aprire il coperchio e rimuovere il telaio del piatto, il supporto del piatto, lo schermo per l'aria e lo schermo termico dallo strumento prima della pulizia.

Pulire con un panno non sfilacciante.

Pulire l'esterno dello strumento e le componenti del compartimento di deumidificazione con un detergente moderato. Anche se l'involucro è estremamente robusto e resistente ai solventi, non usare mai detergenti abrasivi né solventi!

Assicurarsi che nessun liquido penetri all'interno dello strumento.

Sostituire le componenti dopo la pulizia.

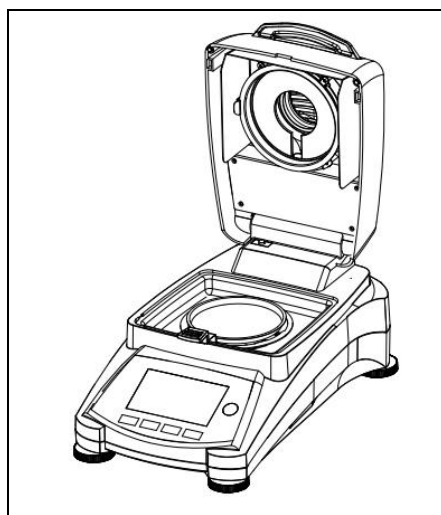


Pulizia del sensore di temperatura e del vetro protettivo


Controllare il vetro protettivo e il sensore di temperatura per la presenza di detriti che potrebbero intralciare le operazioni. Se il vetro appare sporco, pulire la superficie rivolta verso il compartimento con un normale detergente per vetro. Se il sensore è sporco, pulirlo usando un detergente moderato.



AVVERTENZA: Non nebulizzare il detergente direttamente sul vetro. Nebulizzarlo su un panno e usare quest'ultimo per la pulizia.

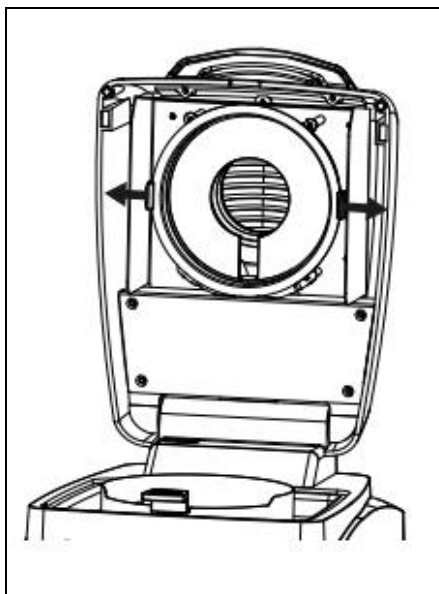**Rimozione del vetro per la pulizia**


Se il lato interno del vetro è sporco, sollevare la camera di riscaldamento, indi liberare il vetro per la pulizia premendo su entrambi i lati del suo supporto.

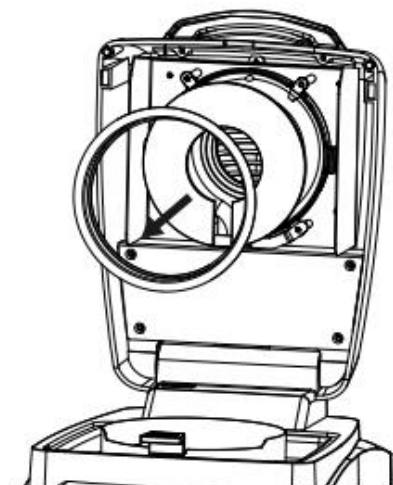

Attenzione: Usare cautela nel liberare il vetro dal suo supporto. Rimontarlo dopo la pulizia.




AVVERTENZA: Non toccare né pulire il riscaldatore ad alogeni.

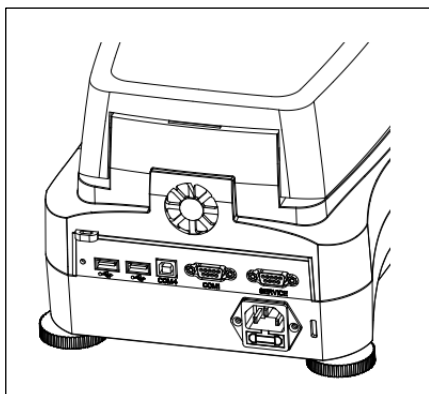**Pulizia della presa di ingresso dell'aria**


La presa dell'aria della ventola è posta sul retro dello strumento e il suo esterno dovrà essere pulito di tanto in tanto per liberarlo da eventuali depositi di polvere.

11.2 Sostituzione del fusibile nella linea di alimentazione

Se il display dello strumento non si illumina dopo l'accensione, controllare innanzitutto la presa di alimentazione. Se questa funziona correttamente ma lo strumento non si accende, il fusibile di alimentazione potrebbe essere aperto (saltato).

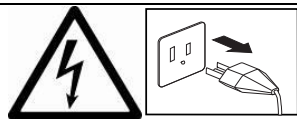

AVVERTENZA: Pericolo di scarica elettrica. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima di aprirlo.

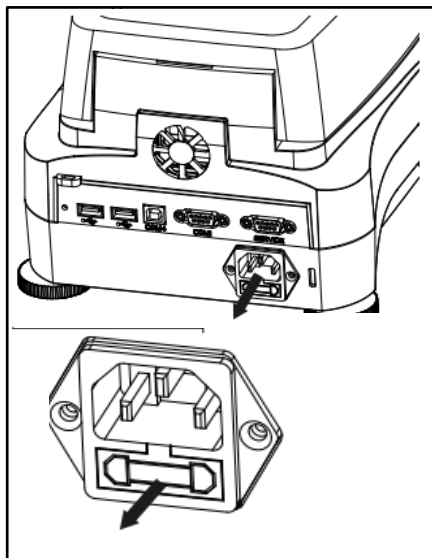

Con uno strumento di prova girare il supporto del fusibile verso sinistra (in senso antiorario) e rimuovere il fusibile.

Controllare le condizioni del fusibile. Sostituire il fusibile saltato con uno dello stesso tipo e della stessa portata (6,3 A 250 V AC per alimentazione a 100-120 V AC oppure 2,5 A 250 V AC per alimentazione a 200-240 V AC, secondo l'elemento riscaldante).


Attenzione: se il fusibile è buono e la presa alimenta correttamente, il cavo o lo strumento potrebbero essere difettosi. Provare con un altro cavo. Se questa soluzione non dà risultati, rispedire lo strumento a scopo di manutenzione.



L'uso di un fusibile di tipo diverso o di valore diverso e la creazione di un ponte o bypass sul fusibile sono vietati e possono causare potenziali pericoli alla vostra sicurezza e danni allo strumento!

11.3 Risoluzione di problemi


Problema: Sotto carico

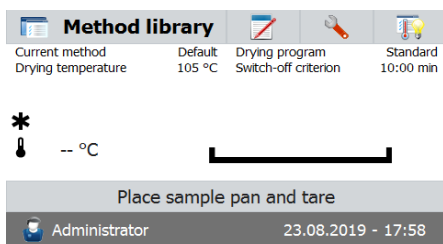

Probabile causa:

-No Supporto del piatto. Mettete la teglia in posizione corretta mezzo.

Problema: Sovraccarico

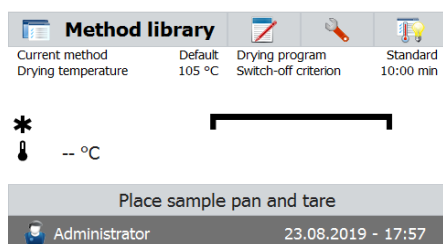

Probabile causa:

-Troppo Molti campioni. Provare a rimuovere il campione dal piatto del campione.

Problema: Il display rimane buio dopo l'accensione.

Probabili cause:

- Assenza di tensione di alimentazione
- Cavo di alimentazione non collegato
- Fusibile nella linea di alimentazione saltato
- Strumento difettoso

Problema: La misurazione è troppo lenta.

Probabile causa: — È stato selezionato un criterio di arresto non idoneo. Cercare di arrivare sperimentalmente a un criterio di arresto idoneo.

Problema: Lo strumento non si riscalda dopo l'avvio.

Probabile causa: — L'essiccatore è surriscaldato ed è scattata la protezione termica disovraccarico. Per un funzionamento in sicurezza lo strumento è provvisto di undoppio sistema di protezione contro il surriscaldamento: L'unità dell'essiccatore ha un dispositivo di protezione termica contro il sovraccarico che disattiva l'elemento riscaldante. Contattare il rivenditore OHAUS.

Problema: Le misurazioni non sono ripetibili

Probabili cause:

- I campioni non sono omogenei, ossia hanno composizioni diverse. Più un campione è disomogeneo, maggiore sarà la quantità di campione necessaria per ottenere un risultato ripetibile.
- È stato selezionato un tempo di deumidificazione troppo breve. Allungare il tempo di deumidificazione o selezionare un criterio di arresto idoneo (perdita di peso per unità di tempo).
- Il campione non si essicca completamente (ad es. a causa di formazione di buccia). Essiccare il campione su sabbia quarzifera.
- È stata selezionata una temperatura troppo alta e il campione si è ossidato. Abbassare la temperatura di deumidificazione.
- Il campione è in ebollizione e le gocce espulse cambiano continuamente il peso. Abbassare la temperatura di deumidificazione.
- Il vetro di protezione è sporco e la potenza di riscaldamento è insufficiente. Pulire il vetro di protezione.
- Il sensore di temperatura è contaminato o difettoso. Pulire il sensore di temperatura.
- Il supporto sul quale poggia lo strumento non è stabile. Usare un supporto stabile.
- I dintorni sono assai instabili (vibrazioni ecc.).

11.4 Rilevazione di errori

L'Analizzatore di Umidità usa un tono acustico per indicare un errore. Una pressione sul pulsante *normale* in fase di immissione comporta un breve tono acuto. Se si immette un valore non corretto o si preme un pulsante inappropriato, lo strumento emette un tono grave. In queste condizioni non si visualizzano codici di errore di sistema sul display.

11.5 Informazioni di servizio

Se la sezione sulla risoluzione degli errori non descrive o non permette di risolvere il problema, sarà necessario contattare un agente di servizio autorizzato Ohaus.

12. DATI TECNICI

12.1 Condizioni ambientali ammissibili

Esclusivamente per uso in interni.

Altitudine:	fino a 4000 m
Intervallo di temperatura:	da 10 °C a 40 °C
Umidità atmosferica:	umidità relativa massima 80% per temperature fino a 31 °C in diminuzione lineare fino al 50% di umidità a 40 °C.
Tempo di pre-riscaldamento:	almeno 30 minuti dopo la connessione dello strumento all'alimentazione; se acceso da modalità standby, lo strumento è pronto immediatamente per le operazioni.
Fluttuazioni di tensione:	fluttuazioni nella tensione di alimentazione di rete fino a $\pm 10\%$ della tensione nominale
Categoria di sovratensione:	II.
Grado di inquinamento:	2.
Carico di potenza:	max. 450 W durante il processo di deumidificazione.
Tensione di alimentazione:	100 V – 120 V AC, 5 A, 50/60 Hz o 200 V – 240 V AC, 2,5 A, 50/60 Hz(secondo il modello).
Fusibile di alimentazione:	6,3 A 250 V AC per alimentazione 100 V – 120 V AC o 2,5 A 250 V AC per alimentazione 200 V – 240 V AC (secondo l'elemento riscaldante).

12.2 Specifiche

Modello	MB120
Capacità	120
Leggibilità	0.01% / 0,001 g
Ripetibilità (dev. st.) (g)	0,05% (campione 3 g), 0,015% (campione 10 g)
Intervallo di umidità	Da 0,01% a 100% (da 0,01% a 1000% per modalità riguadagno)
Elemento riscaldante	Alogeno
Metodi di deumidificazione	Standard, veloce, crescente, a gradini
Intervallo di temperatura	40 °C – 230 °C
Criteri di arresto	Temporizzato, automatico (30, 60, 90 secondi), free (mg/s), free (%/s), manuale
Calibrazione	Massa di calibrazione esterna 50 g
Alimentazione	100 V – 120 V AC 5 A 50/60 Hz oppure 200 V – 240 V AC 2,5 A 50/60 Hz
Intervallo di temperatura operativa	Da 50 °F a 104 °F / da 10 °C a 40 °C
Tipo di display	4.3", QVGA, schermo tattile TFT
Risultati visualizzati	% umidità, % solidi, % riguadagno, tempo, temperatura, peso, nome del metodo, curva di deumidificazione, statistiche
Dimensione del piatto (mm)	90
Interfaccia	RS232, host USB, dispositivo USB
Livello e piedi regolabili	Sì
Dimensioni (l x h x p) (cm)	21 x 18 x 35
Peso netto (kg)	5,23
Peso spedito (kg)	8,35

13. CONFORMITÀ

La conformità alle seguenti Norme è indicata dal segno corrispondente sul prodotto.

Segno

Norma



Questo prodotto è conforme alla Direttiva EMC 2004/108/CE e alla Direttiva sulle basse tensioni 2006/95/CE. La Dichiarazione di conformità completa è disponibile online alla pagina www.ohaus.com.



AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3



CAN/CSA C22.2 No. 61010-1, UL Std No. 61010-1

Nota sulle Norme FCC

Questo apparecchio è stato collaudato e riscontrato conforme ai limiti stabiliti per dispositivi digitali di Classe A ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti allo scopo di fornire una protezione ragionevole contro interferenze nocive in caso di uso dell'apparecchio in ambito commerciale. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e se non installato e usato in conformità con il manuale delle istruzioni può provocare interferenze nocive a comunicazioni radio. Il funzionamento di questo apparecchio in aree residenziali è suscettibile di creare interferenze nocive, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.

Si noti che qualsiasi alterazione o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile per la conformità potrebbe revocare l'autorità da parte dell'utente sull'uso dell'apparecchio.

Nota sul settore in Canada

Questa unità digitale di classe A è conforme alla normativa ICES-003 canadese.

Registrazione ISO 9001

Nel 1994, la Ohaus Corporation, Stati Uniti, ha ricevuto il certificato di registrazione ISO 9001 dal Bureau Veritas Quality International (BVQI), a conferma che il sistema di gestione della qualità di Ohaus è conforme ai requisiti dello standard ISO 9001. Il 21 maggio 2009, la Ohaus Corporation, Stati Uniti, ha ricevuto nuovamente la registrazione dello standard ISO 9001:2008.

SMALTIMENTO

In osservanza della Direttiva Europea 2002/96/CE sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), questo dispositivo non può essere smaltito nei rifiuti domestici. Ciò vale anche per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea, in base ai loro requisiti specifici.

La Direttiva sulle batterie 2006/66/CE introduce nuovi requisiti dal settembre 2008 sulla rimovibilità delle batterie dalle apparecchiature di scarto negli Stati membri dell'UE. Per rispettare questa Direttiva, questo dispositivo è stato progettato ai fini della rimozione sicura delle batterie alla fine della sua vita utile attraverso una struttura di trattamento dei rifiuti.

Smaltire questo prodotto in conformità alle normative locali presso il punto di raccolta indicato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In caso di dubbi, contattare l'autorità responsabile o il distributore da cui è stato acquistato questo dispositivo.

Se il presente dispositivo dovesse essere ceduto terzi (per uso privato o professionale), il contenuto della presente normativa deve anche essere in relazione.

Per le istruzioni relative allo smaltimento in Europa, consultare il sito web www.ohaus.com/weee.

Grazie per il contributo alla protezione dell'ambiente.

A1. ESEMPI DI APPLICAZIONE

Questa appendice include una tabella che indica i problemi specifici di varie sostanze e la loro possibile soluzione. I campioni sono stati selezionati in modo da prendere in considerazione i rappresentanti di molte classi di materiali. Per la soluzione del vostro problema specifico, una sostanza simile al vostro campione può essere selezionata dall'elenco.



ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER L'APPLICAZIONE:

— Le applicazioni per la determinazione dell'umidità devono essere ottimizzate e convalidate dall'utente secondo le normative locali. I dati specifici dell'applicazione forniti da Ohaus sono solo a scopo di riferimento.

Ohaus declina ogni responsabilità per le applicazioni basate su questi dati.

TABELLA A-1 COMPILAZIONE DELLE APPLICAZIONI CON L'ANALIZZATORE DI UMIDITÀ OHAUS

Codice del metodo	Nome del campione	Misura di prova	Metodo di preparazione	Profilo di riscaldamento	Criterio di arresto	Tempo	%MC
Ingredienti alimentari secchi							
ZZ1001	Farina	3 g	Così com'è, ben mescolato	veloce, 105°C	A60	5 min	13.10
ZZ1002	Farina di mais	3 g	Così com'è, ben mescolato	veloce, 120°	A60	4m 18s	10.45
ZZ1003	Amido di mais	3,5 g	Così com'è, ben mescolato	standard, 123°C	A60	8 min	12.60
ZZ1004	Pangrattato	4 g	Così com'è, ben mescolato	standard, 135°C	A60	10 min	7.71
ZZ1005	Cacao in polvere	3 g	Così com'è, ben mescolato	standard, 140°C	A60	4m 18s	5.45
ZZ1006	Latte in polvere	3g	Così com'è, ben mescolato	veloce, 100°C	A tempo	5 min	5.68
ZZ1007	Caffè istantaneo	3 g	Così com'è, ben mescolato	standard, 154°C	A30	2m 18s	2.56
ZZ1008	Tè nero	4 g	Così com'è, ben mescolato	standard, 125°C	A60	10 min	5.95
ZZ1009	Pepe in polvere	2 g	Così com'è, ben mescolato	standard, 110°C	A30	4m 18s	9.86
Alimenti cotti al forno/fritti							
ZZ2001	Torta	3 g	Miscelare uniformemente l'impasto	a passaggi, 140°C 3 min, 110°C 4 min	A30	8 min	19.04
ZZ2002	Cracker	3 g	Macinare uniformemente le briciole	veloce, 76°C	A60	4m 18s	1.42
ZZ2003	Patatine fritte	3 g	Pezzi piccoli	standard, 150°C	A30	3 min	1.83
ZZ2004	Noccioline tostate	3 g	Macinare, 15 sec.	standard, 128°C	A tempo	5 min	2.24
Cibi vari							
ZZ3001	Carote	3 g	Grattugiate	a passaggi, 190°C 3 min, 120°C 3 min	A30	30 min	87.06
ZZ3002	Succo di frutta concentrato	3 g	Versare su una carta da filtro in fibra di vetro	a passaggi, 185°C 4min, 145°C	A60	15 min	92.92
ZZ3003	Verdura umida (spinaci)	5 g	Piccoli pezzi	a passaggi, 195°C 7 min, 150°C 1 min, 105°C	A30	30 min	93.74
ZZ3004	Verdura disidratata	2 g	Così com'è	veloce, 125°C	A30	4 min	7.98
ZZ3005	Erbe essiccate	1 g	Piccoli pezzi	standard, 160°C	A30	2m 18s	10.20
ZZ3006	Budino	2 g	Applicato tra due carte da filtro in fibra di vetro	a passaggi, 180°C 3 min, 120°C 3 min	A30	15 min	78.08
ZZ3007	Condimento per insalata cremoso	3 g	Spalmare su una carta da filtro in fibra di vetro	a passaggi, 190°C 3 min, 120°C 7 min	A tempo	10 min	23.23
ZZ3008	Condimento per insalata a basso contenuto di grassi	2 g	Applicato tra due carte da filtro in fibra di vetro	veloce, 170°C	1mg/40s	9m 18s	49.66
ZZ3009	Burro	3 g	Spalmare su una carta da filtro in fibra di vetro	a passaggi, 180°C 2min, 130°C	A60	14m 18s	14.81
ZZ3010	Formaggio in sottileta	3 g	Applicato tra due carte da filtro in fibra di vetro	a passaggi, 180°C 7min, 170°C	A30	20 min	57.00
ZZ3011	Ketchup	1 g	Applicato tra due carte da filtro in fibra di vetro	a passaggi, 180°C 10min, 120°C 2min	A60	14 min	70.34
ZZ3012	Sale	10 g	Così com'è	standard, 200°C	A tempo	4 min	0.05
ZZ3013	Caramelle di zucchero in polvere	5 g	Così com'è	standard, 145°C	A60	1m 18s	0.07
ZZ3014	Zucchero di canna granulato	5 g	Mescolare con sabbia	standard, 135°C	A60	15m 18s	6.15
ZZ3015	Latte di cocco	2 g	Versare su una carta da filtro in fibra di vetro	veloce, 130°	A60	5 min	90.5
ZZ3016	Latte al cioccolato	2 g	Versare su una carta da filtro in fibra di vetro	veloce, 120°	A30	5 min	82.58
ZZ3017	Crema di fagioli	3 g	Spalmare su una carta da filtro in fibra di vetro	veloce, 145°	A30	20 min	61.3

ZZ3018	Senape	2,5 g	Spalmare su una carta da filtro in fibra di vetro	veloce, 135°	A30	6 min	31.51
ZZ3019	Lievito	2 g	Così com'è	standard, 97°C	A60	4 min	4.32
ZZ3020	Spaghetti	3 g	Piccoli pezzi	veloce, 145°	A60	9 min	11.12
Cibo per animali/cereali							
ZZ4001	Cibo per animali in pellet	5 g	Macinare, 30 sec.	veloce, 121°C	A tempo	4 min	8.43
ZZ4002	Mais macinato	5 g	Macinare, 30 sec.	veloce, 158°C	A tempo	4 min	16.44
ZZ4003	Semi di segale	5 g	Macinare, 45 sec.	veloce, 140°C	A tempo	4 min	10.51
ZZ4004	Sesamo bianco	5 g	Così com'è	veloce, 135°	A60	5 min	3.71
ZZ4005	Fiocchi di mais	3 g	Macinare, 30 sec.	standard, 140°C	A60	9 min	11.45
Cura personale							
ZZ5001	Sapone liquido per le mani	1 g	Spalmare sottilmente su una carta da filtro in fibra di vetro	a passaggi, 190°C 3 min, 130°C 1 min	A30	6 min	83.57
ZZ5002	Sapone	2 g	A scaglie sottili sul piatto	standard, 160°C	A30	4m 18s	20.83
ZZ5003	Dentifricio	1 g	Spalmare sottilmente su una carta da filtro in fibra di vetro	veloce, 125°C	A30	4 min	37.43
ZZ5004	Crema per la pelle	1 g	Spalmare sottilmente su una carta da filtro in fibra di vetro	a passaggi, 190°C 3 min, 145°C 8 min, 145°C	A30	12 min	87.11
ZZ5005	Deodorante a stick	2 g	A scaglie sottili sul piatto	standard, 190°C	A30	14 min	92.40
ZZ5006	Detersivo in polvere	3 g	Così com'è	standard, 110°C	A30	3 min	3.27
Varie							
ZZ6001	Vernice acrilica	1 g	Applicato tra due carte da filtro in fibra di vetro	veloce, 170°C,	A60	4m 18s	44.91
ZZ6002	Colla per legno	1 g	Spalmare sottilmente su una carta da filtro in fibra di vetro	standard, 160°C	A30	12 min	68.51



Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: +1 973 377 9000
Fax: +1 973 944 7177

www.ohaus.com

Con uffici in tutto il mondo.



P/N 30303294 G © 2019 Ohaus Corporation, tutti i diritti riservati.

Stampato in Cina